

# 緊急時における食品の放射能測定マニュアル

平成14年3月

厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課

# 目 次

はじめに	．．．．	2
第1章 基本的考え方		
1-1 目的	．．．．	3
1-2 内容	．．．．	3
1-3 適用	．．．．	3
第2章 食品中の放射能の各種分析法		
1 NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータによる放射性ヨウ素の測定法	．．．．	6
2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法	．．．．	9
3 緊急時のためのウラン分析法及びプルトニウムの迅速分析法	．．．．	13
3-1 ウラン分析法	．．．．	13
3-2 迅速プルトニウム分析法	．．．．	15
4 放射性ストロンチウム分析法	．．．．	17
4-1 緊急時のための Sr-90 迅速分析法	．．．．	17
4-2 発煙硝煙法による放射性ストロンチウムの分析法	．．．．	18
5 放射線測定機器を備えた主な試験研究機関等一覧	．．．．	21
(参考)		
1 緊急時モニタリング計画における食品の放射能測定・分析	．．．．	23
1-1 原子力防災計画等の作成の留意点	．．．．	23
1-2 平常時の情報等の整備	．．．．	23
1-3 緊急時モニタリング用資機材の整備	．．．．	24
1-4 緊急時モニタリングの実施方法	．．．．	24
1-5 緊急時モニタリングの実施計画	．．．．	24
1-5-1 試料採取の実施	．．．．	24
1-5-2 試料測定・分析の実施	．．．．	25
1-5-3 簡易測定	．．．．	25
1-5-4 精密分析	．．．．	25
1-5-5 第1段階モニタリングにおける測定・分析	．．．．	25
1-5-6 第2段階モニタリングにおける測定・分析	．．．．	26
1-6 放射性物質の測定・分析法	．．．．	27
2 被ばく線量等の推定と評価	．．．．	27
2-1 対象となる主な放射性物質	．．．．	27
2-2 被評価対象者	．．．．	27
2-3 被ばく線量算定の基礎式	．．．．	28
2-4 測定結果の評価	．．．．	29
解説	．．．．	29

## はじめに

「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」(以下「本マニュアル」という)は、平成12年度厚生科学研究費補助金特別研究事業(H12-特別-047)「原子力施設の事故等緊急時における食品中の放射能の測定と安全性評価に関する研究」(主任研究者：出雲義郎)報告書に基づいて農畜水産食品の放射能汚染に関する食品衛生上の問題を検討するための環境試料である葉菜、原乳及び農畜水産物における放射能の分析方法についてとりまとめたものである。

原子力施設等に放射性物質や放射線の異常な放出がある場合又はそのおそれがある場合には、「災害対策基本法」(昭和36年法律第223号)及び「原子力災害対策特別措置法」(平成11年法律第156号。平成12年6月施行。以下「原災法」と略す。)に基づき、国、地方公共団体及び原子力事業者は、それぞれの防災計画に従い所要の防護対策を講ずることになっている。

この防災対策の一環として、「原子力施設等の防災対策について」(原子力安全委員会、平成12年5月一部改訂。以下「防災指針」と略す。)及び「防災指針」に基づく「緊急時環境放射線モニタリング指針」(原子力安全委員会、平成12年8月一部改訂。以下「緊急時モニタリング指針」と略す。)等により、周辺環境の放射性物質又は放射線に関するモニタリングが実施される。この緊急時モニタリング指針は、緊急事態発生時に、迅速に行う第1段階のモニタリングと周辺環境に対する全般的影響を評価する第2段階のモニタリングから成っている。各段階の測定項目には、いずれも空間放射線量率、大気中の放射性物質濃度のほかに、環境試料として飲料水、葉菜、原乳、雨水、土壌、植物、農畜産物、源水及び魚介類が対象になっている。

本マニュアルは、食品に対する原子力関連テロ時や原子力施設の事故等において、食品の安全を確認する際に参考となるものであり、第1章 基本的な考え方、第2章 食品中の放射能の各種分析法、参考として緊急時モニタリング計画における食品の放射能測定・分析、被ばく線量等の推定と評価及び解説から構成されている。

## 第1章 基本的考え方

### 1.1 目的

本マニュアルは、原子力関連テロ時や原子力施設の事故等緊急時において食品の放射能汚染に関して防災指針や緊急時モニタリング指針に基づいて対処する際に、それらの放射能測定を適切に行い評価することを通じて、食品衛生上の危害発生の防止、食品由来の放射線被ばく線量評価手法及び食品の安全の確認に資するため、環境試料である農畜水産食品における放射能の分析法に関するさらに詳細な実施方法を紹介することを目的とした。

緊急時モニタリング指針では、空間中放射線量率、大気中の放射性物質の濃度、環境試料（飲料水、葉菜、原乳、雨水、土壌、植物、農畜産物、源水、魚介類等）中の放射性物質の濃度に関するモニタリングの実施が述べられている。しかし、これらのモニタリングでは試料によって採取や調整法、測定法及び線量の評価法が異なるので、多数の試料について関係者がそれぞれ一斉にモニタリングに対応することは容易ではない。このため、本マニュアルでは、農畜水産食品について、(1)緊急事態発生後の食品試料への対応と開始時期、(2)摂取における安全性評価の基礎としての放射能に関する測定について明確に示した。

### 1.2 内容

本マニュアルは、上記目的を達成するため次の観点に基づいて食品中の放射能の各種分析法を紹介した。

#### (1) 緊急事態発生後の食品試料への対応と開始時期

緊急時モニタリング指針によると、緊急時モニタリングは以下のように、緊急事態発生時に迅速に行う第1段階のモニタリングとその後に行う第2段階のモニタリングに区分されており、事故等の状態に応じて適切に対応することが求められる。

##### 第1段階のモニタリング

測定の対象核種を迅速に定め、放射能を測定することにより、食品汚染の実態を迅速に把握し、飲食物摂取制限値の放射能濃度を確認する。

第1段階のモニタリングにおける食品試料への対応は、空間線量率や大気試料への対応よりやや遅れるものの、開始時期は原災法や防災指針等との整合性を図りながら対策本部等の判断に十分留意することが肝要である。

##### 第2段階のモニタリング

迅速性よりも正確性が必要となるため、「国民栄養の現状」にある食品群を可能な限り網羅する各種食品の測定を目標として、その結果を基にしてより正確性の高い経口摂取による住民の被ばく線量評価を行う。

したがって、において迅速に対応すべく、迅速かつ簡易な分析法が肝要であることから、当該分析法について紹介した。

#### (2) 摂取における安全性評価の基礎としての放射能に関する測定

簡易測定としてサーベイメータを用いるが、検出器により線質、感度、測定範囲等に留意することが必要なためこれらの情報についても盛り込んだ。

また、参考として、緊急時モニタリング計画のほか、放射能汚染食品を摂取する場合の体内被ばく線量の推定と評価に関する資料や関連事項の解説などを付した。

### 1.3 適用

原子力施設等において放射性物質又は放射線の異常な放出があり、原災法に基づき国が原子力緊急事態を宣言した場合（解説1参照）は、あらかじめ自治体等により作成された原子力防災計画及び緊急時モニタリング計画に基づく災害対策が実施されることとなる。

本マニュアルはこうした原子力災害時に農畜水産食品の食品衛生上の危害が発生するおそれがある場合における食品中の放射能の各種分析法を網羅しているため、こうした事態を想定した原子力防災計画及び緊急時モニタリング計画を作成又は改訂する際に、本マニュアルを適用することが望ましい。

なお、食品中の放射能濃度レベルにもよるが、食品衛生上の安全性を確認するためには、原子力緊急事態解除宣言後も当面の間、測定及び線量の推定、評価が必要と考える。

また、テロ等による食品の放射能汚染事故は予測し難い面もあるが、放射性物質が食品中に意図的に混入された場合には、その放射性物質の特定が必要となることや食品の流通、販売により汚染地域が広範囲に及ぶ可能性があること等の理由から、原子力施設の事故の場合とは異なる対応についても検討されるものとなる。

## 第 2 章 食品中の放射能の分析法

- 1 NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータによる放射性ヨウ素の測定法
- 2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法
- 3 緊急時のためのウラン分析法及びプルトニウムの迅速分析法
  - 3・1 ウラン分析法
  - 3・2 迅速プルトニウム分析法
- 4 放射性ストロンチウム分析法
  - 4・1 緊急時のための Sr-90 迅速分析法
  - 4・2 発煙硝煙法による放射性ストロンチウムの分析法

# 1 NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータによる放射性ヨウ素の測定法

第一段階モニタリングにおける測定法として、NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータを用いた放射性ヨウ素測定法<sup>\*1</sup>を以下に示す。

なお、NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータを用いた測定では、核種弁別が出来ないことから放射性核種を全て I-131 として扱う。従って、Cs-137 などの放射性核種が混在する場合には過大評価となることに留意する。

ここでは、牛乳と野菜(葉菜等)についての測定操作及び機器校正等を示す。

## 1 牛乳

原乳又は加工処理した市販乳を 2L のポリエチレン瓶又は 2L マリネリ容器に入れ、NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータの検出器を、前者では牛乳中に挿入し、後者では容器中央部の凹み部分に密着させて測定する。

### (1) 機器

NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ：NaI(Tl)検出器の大きさが 25mm × 25mm(1 インチ × 1 インチ)程度で、計数率表示型の機器で 1cps まで読み取れるもの

チェック用比較線源又は I-131 模擬線源：市販の Cs-137 密封線源又は Ba-133、Cs-137 を適当な割合で混合した模擬線源(スクリーニングレベルの 5 倍程度の 1000 ~ 3000Bq)

### (2) 器具

ポリエチレン瓶(2L)、マリネリ容器(2L)、0.5 ~ 1L 程度のタッパー容器、時計、記録紙、ポリエチレン袋、ペーパータオル等

Cs-137 を適当な割合で混合した模擬線源(スクリーニングレベルの 5 倍程度の 1000 ~ 3000Bq)

### (3) 測定操作

採取又は購入地点名、採取時刻等を記録する。

測定試料 2L を 2L ポリエチレン瓶又は 2L マリネリ容器に入れ、蓋をする。外側の汚れ等をペーパータオルでふき取る。容器に地点名、採取時刻等を記入する。

サーベイメータの検出部をポリエチレン袋で包む。

時定数を 30 秒に設定し、検出器を試料に密着させる。90 秒後から読み取りを開始する。時計を見ながら、30 秒間隔で指示値を 3 回読み取り、その値を記録し、平均値を計算する。水の入った測定容器について試料と同じ条件で測定し、バックグラウンドの平均値を計算する。

試料の測定値からバックグラウンドの平均値を差し引き、正味の値を計算し、記録する。正味の値(cps)と換算係数(Bq/L/cps)から I-131 濃度を求める<sup>\*2</sup>。

\*1：科学技術庁放射能測定 15「緊急時における放射性ヨウ素測定法」昭和 52 年

\*2：I-131 濃度を求めるための機器校正が行われていない NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータを用いた場合、試料の測定値がバックグラウンドより 20%程度高い値を示せば試料中に放射能があると判定し、ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる精密核種分析を行う。

## 2 野菜類(葉菜等)

試料はあらかじめハサミ、カッター、包丁等で細切りし<sup>3</sup>、機器校正で用いたものと同様の0.5~1L程度のタッパー容器又は2Lマリネリ容器に入れて検出器を容器に密着させて測定する。

機器・器具は牛乳の測定と同一のものとする。

### (1)測定操作

採取又は購入地点名、採取時刻等を記録する。

予め0.5~1L程度のタッパー容器又は2Lマリネリ容器の風袋重量を量る。

採取または購入した葉菜等はその大きさに応じ、必要ならハサミ、カッター、包丁等で細切りにする。

容器にできるだけ空隙を作らないように詰め(1Lの容器に約0.5kgが入る)蓋をし、外側の汚れ等をペーパータオルでふき取る。

容器重量を量り、先の風袋重量を差し引き、測定試料重量を求め、記録する。これらの情報を容器に記入する。

ビニールテープ等で蓋を固定し、ポリエチレン袋に入れて測定試料とする。

時定数を30秒に設定し、検出器を試料に密着させる。90秒後から読み取りを開始する。時計を見ながら、30秒間隔で指示値を3回読み取り、その値を記録し、平均値を計算する。放射能汚染のない葉菜等を入れた試料容器を用い、試料と同じ条件で測定したバックグラウンド値を差し引き、正味の値を計算し、記録する。正味の値(cps)と換算係数(Bq/kg/cps)からI-131濃度を求める<sup>\*4</sup>。

### (2)検出感度

牛乳で100Bq/L、葉菜等で1000Bq/kgのI-131の測定が可能である。この値は飲食物摂取制限の指標に相当する放射能濃度(牛乳では300Bq/L、葉菜等では2000Bq/kg)を下回る。

\*3：野菜類の測定前の処理方法は測定結果の評価に非常に重要である。このため、前処理は主として食品衛生法における『食品、添加物等の規格基準』(平成11年11月26日厚生省告示第239号)の表4の第1欄の各食品については、各々第2欄の試料の調製に従う。ただし、キャベツ(芽キャベツを除く)及び「はくさい」については、外側変質葉及びしんを除去したものに、また、「ごぼう及びサルシフィー」については、葉部を除去し、泥を水で軽く洗い落とし細切りにする。

その他の食品については、科学技術庁測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法」(平成4年制定)に準ずる。

\*4：牛乳の測定と同様に、I-131濃度を求めるための機器校正が行われていないNaI(Tl)シンチレーションサーベイメータを用いた場合、試料の測定値がバックグラウンドより20%程度高い値を示せば試料中に放射能があると判定し、ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる精密核種分析を行う。

### (3) 機器校正

校正用I-131標準溶液線源の調製

(ア)担体溶液：水酸化リチウム20mg、亜硫酸ナトリウム20mg、ヨウ化ナトリウム50mgを水1Lに溶解して作成する。なお、牛乳試料用にはさらに塩化カリウム2.67gを加える。

(イ)牛乳、野菜類(葉菜等)校正用I-131標準溶液：

A 牛乳、葉菜等の食品の測定に用いる容器(例えば、牛乳の場合は2Lポリエチレン瓶又は2Lマリネリ容器、葉菜等の食品は0.5~1L程度のタッパー容器又は2Lマリネリ容器)に測定試料と同容積の担体溶液を入れる

B I-131標準溶液(市販品)の一定量をピペットを用いて測定容器に加え攪拌する。牛乳の放射能濃度は1500Bq/L、葉菜等の食品は5000Bq/L程度にする。よく

攪拌後、蓋をし、ビニールテープ等で密封する。

- C I-131 標準溶液の放射能濃度、採取量、担体溶液量から、時間による減衰を考慮して、校正用 I-131 の放射能濃度あるいは総放射能を算出する。

チェック用線源(I-131 模擬線源)による機器作動状態の確認

サーベイメーターの使用についてはメーカーの取扱説明書にしたがって操作すること。また、現場での測定では、牛乳等の液体試料中の放射性ヨウ素の検出感度を上げるため検出器を試料溶液中に挿入することがある。このため、検出器をポリエチレン袋で二重に包み、汚染を防止する。以下に測定手順を示す。

- (ア) サーベイメーターの電源スイッチを入れ、バッテリーの有無および高圧(H.V.)の指示値を確認する。
- (イ) 単位表示を計数率( $s^{-1}$ )に切り替え、測定レンジを適切に選択し、時定数を10秒に設定する。
- (ウ) チェック用線源又はI-131 模擬線源を検出器の先端に密着させ、時計を見ながら、30秒以上経過後10秒間隔で指示値を3回読み取り、その値を記録し、平均値を計算する。
- (エ) バックグラウンドの測定のため、地上1mの高さに固定し、時定数を30秒に設定する。90秒後に読み取りを開始する。時計を見ながら30秒間隔で指示値を3回読み取り、その値を記録し、バックグラウンドの平均値を計算する。
- (オ) チェック用線源又はI-131 模擬線源の測定値からバックグラウンド値を差し引き、正味の値を計算し、記録する。
- (カ) 機器作動及び感度確認測定を年1回以上定期的に行う。線源の減衰補正を行った後、当初の測定値と比較して差が10%以内であることを確認する。なお、10%以上の違いがある場合には故障等の恐れがあるため、業者に修理・校正を依頼する。

牛乳、野菜類(葉菜等)校正用I-131 標準溶液による校正

- (ア) ヨウ素-131 標準溶液の入ったタッパー容器では、検出器を容器上面の中央部に密着させる。
- (イ) マリネリ容器では容器中央部の凹んだ所に検出器を密着させる。
- (ウ) ポリエチレン瓶では検出器を標準溶液中に5cm以上挿入する。
- (エ) 時定数を10秒に設定し、検出器を試料に密着させる。30秒後から読み取りを開始する。時計を見ながら、10秒間隔で指示値を3回読み取り、その値を記録し、平均値を計算する。
- (オ) 標準試料の平均値からバックグラウンド値を差し引き、スクリーニングレベルに相当する放射能濃度(飲食物摂取制限に関する指標;牛乳では300Bq/L、葉菜等では2000Bq/kg)における正味の読み取り値又は換算係数(Bq/L、kg/cps)を計算し、記録する。

- (4) 検出感度  
この方法によるI-131の検出限界濃度は牛乳で100Bq/L、葉菜等で1000Bq/kgである。
- (5) サーベイメータによる測定におけるデータの評価・注意点  
バックグラウンドの違い  
バックグラウンドの線量率は測定する場所によりそれぞれ違うので、対象を測定する場とバックグラウンドを測定する場が同じになるよう注意する。  
屋内外による差、裸土の上とコンクリート路面の上の差、木製と石製の台上の差等により違った線量率を示すことがある。特に、バックグラウンド測定時と食品試料測定時の地表からの高さが異なる場合は注意が必要である。

### 測定方法による測定精度

サーベイメータの指示は、検出器に入射する線光子数のランダムな変動等で常時変化しており、任意の時刻における1回の読取り値の相対標準偏差 ( $\sigma/n$ )は、 $n$ を計数率( $s^{-1}$ )、 $t$ は時定数(s)とすると  $\sigma/n = (2/t)^{-1/2}$  で表される。このような誤差を減らすためには、時定数を大きくすることが良く、また、多数回測定を繰り返し、その結果を平均する。多数回測定における標準偏差は、読取りの回数と間隔に依存する。時定数に等しい間隔で10回読み取った結果の平均値の標準偏差は、1回読取りのおよそ1/2となる。

### スクリーニングレベル(飲食物の摂取制限に関わる指標)の測定

エネルギー補償型 NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータでは、飲食物摂取制限に関する指標に示された濃度(牛乳:300Bq/L、葉菜等:2000Bq/kg)を超えるおそれのある試料のスクリーニングが困難な場合が予想される。この解決法の一つは、測定試料を厚さ3mm程度の鉛の遮蔽体中で時定数30秒で3回以上(1試料当たり6分以上を要して)測定することである。

一方、従来からの計数率表示型サーベイメータを用いると、鉛の遮蔽体なしに時定数10秒で3回測定(1試料当たり1.5分間)することにより、飲食物摂取制限の指標の1/2~1/3の濃度まで判別できる。エネルギー補償型ではない従来タイプのサーベイメータでは牛乳、葉菜等について正味線量率がおおよそ0.025~0.05 $\mu$ Sv/hであり指標値の測定が可能である。

### 測定器等の汚染

測定器本体の汚染防止のため、測定者の被ばく防護とは別に、測定者の手指や測定器の汚染防護措置(手袋、ポリエチレン袋の使用)をとること。

また、例えば原子力施設より放出された放射性物質が到達した地点では、周辺環境の放射線量の高まりが測定対象物の放射能測定値に影響を及ぼすので、真の測定結果を得ることが困難である。したがって、汚染されていない場所に搬出して測定することが適切である。

試料の採取・運搬にあたっては、測定器、運搬する車内、採取運搬者、搬入場所等が汚染されないよう、その都度機材の汚染の有無を確認し、汚染されたものは取り替え、決まった場所に保管するよう定めておく。

## 2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

第1段階モニタリング及び第2段階モニタリングにおいて、放射性ヨウ素や放射性セシウム等のガンマ線放出核種の測定には、通常ガンマ線のエネルギー分解能の優れたゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーが有効である。

ここでは、試料調製、測定方法、定量可能レベル及び機器校正等について示す。

### 1 機器・器具:

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメーター: 検出器の相対効率率は15%以上とし、検出器周辺を厚さ10~15cmの鉛遮蔽体等で囲む。

I-131、Cs-137 容積線源: ピペットを用いて一定量の市販 I-131、Cs-137 標準溶液を測定容器に加え、それぞれ200Bq/L、500Bq/L程度の放射能濃度とする<sup>5)</sup>。

小型容器(50mm x 50mm。一例としてU-8容器)、2Lマリネリ容器、0.5~1L程度

## のタッパー容器等

時計、記録用紙、ポリエチレン袋、ペーパータオル等

\*5：容積線源の作製方法の詳細は放射能測定法シリーズ7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年)

## 2 機器校正法

食品試料中の(極)低濃度の線放出核種を定量する場合には、遮蔽体を除く、各スペクトロメーターのコンポーネントの電気的な安定性が重要となる。また、最適条件で測定するためには、検出器の計数効率の決定、測定機器の調整、取扱いも重要であり、高度な測定技術が要求される。

### (1) エネルギー校正

線のエネルギー(E)とピーク中心チャンネル(p)の関係、 $E=f(p)$ 、を求めることである。あらかじめ測定するエネルギー範囲を決めておき、それに応じて線のエネルギーが正確に知られている数種類の核種(K-40、Co-60、Cs-137、Ba-133、等)を測定して $E=f(p)$ を求める。

### (2) ピーク効率の校正(I-131、Cs-137 標準線源による比較法)

ピーク効率( )は、線スペクトル中のI-131やCs-137等の着目するピーク計数率から測定試料の線強度(放射能×線放出比：1壊変当たり放出される線の割合)を決定するために用いられ、次のように定義される。

$(E, X, \dots) = \text{ピークの計数率} / \text{線強度}$

ピーク効率の校正には、先の機器校正で示した牛乳用I-131標準溶液線源又はBa-133、Cs-137を適当な割合で混合した模擬線源を使用する。

測定容器は、2Lポリエチレン瓶、2Lマリネリ容器、0.5~1L程度のタッパー容器又は容積100 mL(50 mm × 50 mm)小型容器を使用する。

放射能標準溶液の入った上記測定容器をゲルマニウム半導体検出器のエンドキャップに載せ、I-131、Cs-137のピーク面積(計数値)が10,000カウント以上になるまで測定する。ピーク計数率とI-131、Cs-137の放射能からピーク効率( )を求める。

## 3 測定試料の調製

(1) 食品中のI-131、Cs-137放射能測定のための試料前処理法は、放射能測定法シリーズ24<sup>6</sup>緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法」(平成4年)<sup>6</sup>に準じる。

(2) 食品衛生法の食品、添加物等の規格基準(平成11年11月26日厚生省告示第239号)の表4の第1欄の各食品については、それぞれ各第2欄の試料の調製に従う。ただし、キャベツ(芽キャベツを除く)及びはくさいについては、外側変質葉及び芯を除去したものに、また、ごぼう及びサルシフィーについては、葉部を除去し、泥を水で軽く洗い落とし細切する。

(3) 試料は、あらかじめハサミ、カッター、包丁等で細切りし、機器校正に用いたものと同じ2Lポリエチレン瓶、2Lマリネリ容器、0.5~1L程度のタッパー容器又は容積100 mL(50 mm × 50 mm)小型容器に入れて測定試料とする。

\*6：試料搬入時の注意点、試料の前処理法(葉菜等については試料相互間の汚染を防止するため水洗いはしない)、試料の保存方法等が記載されている。

## 4 ゲルマニウム半導体検出器による測定<sup>7</sup>

Cs-137の分析目標レベルを牛乳・乳製品、野菜類、穀類及び肉・卵・魚・その他の4食品群についてそれぞれ20, 50, 50, 50(Bq/kg, L)とし、測定には相対効率15%程度のゲルマニウム半導体検出器を、測定容器に2Lマリネリ容器を使用した場合の概略は以下のとおり。

あらかじめ 2L マリネリ容器の風袋重量を量り、これに食品試料をマリネリ容器内に空隙が生じないように均等に充填する。再度、重量を量り、風袋重量を差し引いて測定供試料量とする。

- (1) 測定試料を検出器エンドキャップに載せ、約 2000 秒間\*8 測定する。  
また、原則として 1 週間毎に検出器に何も載せず、2 日以上測定し、バックグラウンドとする。
- (2) 測定スペクトル中から適当なピーク 3 本以上を選択し、これらを用いて線エネルギーとピーク位置の関係を表すエネルギー校正曲線(2 次式)を作成し、計算で I-131、Cs-137 のピーク領域を求める。
- (3) I-131、Cs-137 のピーク領域内の計数値を積算してピーク面積(カウント数)とその計数誤差、 $N_{\pm}$  を計算する。
- (4) バックグラウンドの測定結果において、ピーク探査によって I-131、Cs-137 のピークが認められ、ピーク面積が計数誤差の 2 倍を超えた場合は、試料のピーク面積から差し引く。計算には、試料の前後に測定したバックグラウンドの平均値を用いる。
- (5) 測定試料当りの放射能(A)は(4)の処理を施したピーク面積(N)を測定時間(t)で除し、これを更に、「2 機器校正法」(2)ピーク効率の校正で求めたピーク効率( )と I-131、Cs-137 の線放出比(a)で除して求める。食品中の放射能濃度(C)およびその誤差( C)は測定試料当りの放射能(A)を測定供試量(kg、L)で除して求める。ただし、測定から試料採取又は購入時への放射能減衰補正項を  $f_d$  とする。

すなわち、

$$A = (N/t) / ( \quad \cdot a) \cdot f_d$$

$$A = ( \quad / N) \cdot A$$

$$C = A_{\pm} A / (kg, L)$$

\*7: 放射能の測定およびピーク面積の計算方法は、放射能測定法 7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(科学技術庁、平成 4 年改訂)を用いている。

\*8: 測定時間は、ゲルマニウム半導体検出器の相対効率、使用する測定容器(試料量、幾何学的形状)、検出目標値及び I-131、Cs-137 以外の高エネルギー線放出核種の存在(コンプトンバックグラウンドレベルに影響)等に依存する。

## 5 測定時間と定量可能レベル

緊急時における牛乳、野菜(葉菜)、海草、魚、穀類、肉類、卵など 7 食品群の I-131、Cs-137 の定量可能レベルの一例を表 1、2 に示す。

- (1) 緊急時(多核種検出時)においてマリネリ容器(2L)を用い、10 分間~1 時間測定した場合の定量可能レベル(表 1)\*9、\*10 は、I-131、Cs-137 とともに飲食物摂取制限に関する指標を下回るため、その判断に用いることが可能である。
- (2) 混在する放射性核種が少ない場合には、I-131、Cs-137 とともに 1 時間の測定で概ね 1Bq/kg 又は 1Bq/L 以下の低い放射能レベルの定量が可能である\*11。

\*9: 表 1 は、「緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法」を参考にした。なおここで緊急時とは 1986 年 4 月 26 日の旧ソ連チェルノブイリ原子力発電所爆発事故時に基づくものであり、値はその際に汚染した環境試料の測定に基づくものである。

表1：緊急時（多核種検出時）においてマリネリ容器（2L）を用いた時の測定時間と定量可能レベルの関係

試料名	供試料	<sup>131</sup> I 定量可能レベル (計測時間)			<sup>137</sup> Cs 定量可能レベル (計測時間)			単位
		10分間	30分間	1時間	10分間	30分間	1時間	
牛乳	2L	18	10	8	40	24	16	Bq/L
野菜 (葉菜)	1kg	36	20	16	80	48	32	Bq/kg 生
海藻 魚	2kg	18	10	8	40	24	16	Bq/kg 生
穀類 肉類 卵	2kg	18	10	8	40	24	16	Bq/kg 生

ゲルマニウム半導体検出器の相対効率：15%

\*10：ゲルマニウム半導体検出器を用いて I-131、Cs-137 を定量する場合の定量可能レベルは、検出器の相対効率、測定容器(試料量、幾何学的形状)、検出目標値、高エネルギー線放出核種の存在等に依存する。

特に、緊急時においては I-131、Cs-137 のピークと同一か近接するエネルギーを有する放射性核種やコンプトンバックグラウンドレベルを高める高エネルギー線放出核種等多くの放射性核種の存在が予想される。したがって、事故の種類又は食品の汚染状況により定量可能レベルは変動する。

\*11：分析目標レベルは、第2段階モニタリングにおいて事故後1ヶ月以降1年間での食物摂取による被ばくを実効線量で1mSv/年とする。これを放射性セシウムについて、牛乳・乳製品、野菜類、穀類及び肉・卵・魚・その他の4食品群にそれぞれ0.1mSv/年を割り当てると、各食品群のCs-137濃度はそれぞれ20、50、50、50(Bq/kg,L)以上となる。

表2に、2Lのマリネリ容器を用いた場合の測定時間と定量可能レベルを示す。

表2 平常においてマリネリ容器（2L）を用いた時の測定時間と定量可能レベルの関係

試料名	供試料	<sup>131</sup> I 定量可能レベル (計測時間)		<sup>137</sup> Cs 定量可能レベル (計測時間)		単位
		1時間	10時間	1時間	10時間	
牛乳	2L	0.4	0.2	0.8	0.3	Bq/L
野菜 (葉菜)	1kg	0.8	0.4	1.6	0.5	Bq/kg 生
海藻 魚	2kg	0.4	0.2	0.8	0.3	Bq/kg 生
穀類 肉類 卵	2kg	0.4	0.2	0.8	0.3	Bq/kg 生

ゲルマニウム半導体検出器の相対効率：15%

### 3 緊急時のためのウラン分析法及びプルトニウムの迅速分析法

防災指針の「飲食物摂取制限に関する指標」には、放射性ヨウ素、放射性セシウム、ウラン、プルトニウムの4核種群が対象核種として示されている。また、緊急時モニタリング指針による第1段階モニタリングにおいては、農畜産物、魚介類中の放射性ヨウ素、放射性セシウムに加え、放射性ストロンチウム、ウラン、プルトニウム等の濃度測定が求められている。

平常時の環境放射線モニタリングにおいては、放射性ストロンチウム、ウラン、プルトニウムの分析は科学技術庁の放射能測定法シリーズ(例えば、「放射性ストロンチウム分析法」(昭和58年)、「ウラン分析法」(平成8年)、「プルトニウム分析法」(平成2年))等に準じて行われる。しかし、これらの方法は試料の前処理、分解・抽出、分離・精製及び測定各工程に長時間(1週間~1か月程度)を要する。

このため、本マニュアルでは、緊急時における分析法として、ウラン分析及びプルトニウム分析は誘導結合プラズマ質量分析計(ICP-MS)を用いた方法の適用を図る。

#### 3.1 ウラン分析法

ウランの分析法には、吸光光度法、蛍光光度法、線スペクトロメトリー、誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS法)等がある。これらの中でも、ICP-MS法は感度が良く、迅速性に優れた方法である。以下にICP-MSを使用する迅速分析法を示す<sup>\*12</sup>。この方法は、農作物及び海産物に適用される。

その他の分析法としては、科学技術庁放射能測定法シリーズ14「ウラン分析法」(平成8年)が用いられる。また、ウランを同位体別に定量する場合は、線スペクトロメトリー又はICP-MS法を適用するが、前者の方法は、試料の前処理、分離・精製、測定に長時間を要する。

\*12:平成7年度科学技術庁委託研究成果「放射性核種分析法の基準化に関する対策研究成果報告書(ウラン分析法)」

##### 1 試薬

内標準溶液(ピスマス又はタリウム溶液(1 $\mu$ g/mL):ピスマスを多く含む試料ではタリウムを用いる。

ウラン標準溶液(0.1 $\mu$ g/mL):他の金属との混合液として市販(和光純薬、関東科学、SPEX社)されている。

##### 2 装置

電気炉、ICP質量分析装置、Arガス(純度99.999%以上)ほか

##### 3 前処理

生試料約500g<sup>\*13</sup>を105℃で乾燥後、電気炉<sup>\*14</sup>中(500℃)24時間程度で灰化する。

放冷後、灰重量を測定して灰分(灰分%) = 灰化試料重量(g) / 生試料重量(g) × 100を求める。灰は乳鉢中ですりつぶし、よく混合する。

##### 4 測定試料の調製

(1) 灰化試料5g程度をビーカー(200mL)に移し入れ、硝酸30mL、過酸化水素水1mLを加える。時計皿でおおい、ホットプレート上で加熱乾固する。灰の色が白くなるまで、この操作を繰り返す。

- (2) 乾固物に硝酸(8+11)30mLを加え、ホットプレート上で加熱、溶解する。
- (3) 放冷後、メンブランフィルターなどで吸引し、ろ紙上の残留物を温硝酸(3+11)30mLで洗浄する。
- (4) ろ液と洗液をホットプレート上で濃縮し、50mLメスフラスコに移し、標線まで水を加え、よく振り混ぜ測定用原液とする。

## 5 ICP-MS 測定

測定機器に関する注意、測定操作(装置の起動、測定条件の最適化等)はメーカーの取扱説明書に従って行うこと。

- (1) 測定溶液をプラズマ中に噴霧し、ウランの  $m/z238$  と同時にビスマスの  $m/z209$ (ビスマスを内標準元素として用いた場合)又はタリウム(タリウムを内標準元素として用いた場合)のイオン強度を測定し、ウランとビスマス又はタリウムのイオン強度の比を求める。

再現性を確保するため、データの取り込み時間(積分時間 = 滞在時間 × 掃引回数)は最低 1 秒以上とする。測定は 5 回行い、5 回の繰り返し平均値を求める。

- (2) 別に、検量線用標準溶液として、ウラン標準溶液(0.1  $\mu\text{g}/\text{mL}$ )の 0、0.1、1、10mL をそれぞれ 100mL メスフラスコに取り、内部標準としてビスマス又はタリウムを(1  $\mu\text{g}/\text{mL}$ )1mL を加え、硝酸(1+13)を標線まで加え、よく振り混ぜ検量線用標準溶液とする。
- (3) 検量線用標準溶液を内部標準測定モードで測定し、検量線を作成する。ただし、データの取り込み時間(積分時間 = 滞在時間 × 掃引回数)は試料溶液と同一とする。
- (4) 検量線を用い、試料のイオン強度比に相当するウラン量を求め、測定試料中のウラン濃度( $\mu\text{g}/\text{mL}$ )を求める。
- (5) 試料中のウラン濃度は次式から求める。

$$A(\mu\text{g}/\text{g})=n \times F/w$$

ただし、 $n$  は測定試料中のウラン濃度( $\mu\text{g}/\text{mL}$ )、 $F$  は希釈容量(mL)、 $w$  は供試料(g)放射能(Bq)単位に換算する場合は、この値に換算係数 0.0124 を乗ずる。

ほぼ同様な試験操作により、牛乳中のウランの分析が可能である。

## 6 検出感度

ICP-MS 法はウランを高感度で測定できるが、分析供試料が少ない場合には、試料の不均一性によるデータのばらつきが生じる恐れがあるため、500 で灰化した灰 5g を分析することとする。

本法による食品の検出感度は 5g 灰(灰化率 1%とした場合、約 500g 生)を用い、測定時間を 10 秒、バックグラウンド計数率を 5cps とした場合のバックグラウンド計数率の標準偏差の 3 倍とした場合、0.008  $\mu\text{g}$  ウラン/kg 生である。

\*13: ICP-MS 法はウランに対して非常に高感度であることから、極少量の試料で分析が可能であるが、分析供試量が少ないためモニタリング用試料としての代表性等の問題が生じる。このため、本法では、500g 生相当の食品試料を使用した。

\*14: 前処理用装置として高周波加熱分解装置を用いることにより数百 mg の試料の全溶解ウラン量を求めることが出来る。以下に、この装置を用いた食品の全溶解操作を示す。なお、この操作に続く ICP-MS 法は前述した方法に準ずる。

- (1) 灰試料約 0.5g を高周波加熱分解装置の分解容器にはかり取る。
- (2) 硝酸 6mL、過酸化水素水 1mL を加え、高周波加熱分解装置により分解する。分解に要する時間はほぼ 1 時間である。
- (3) ホットプレート上で蒸発乾固する。
- (4) 乾固物を硝酸(3+11)に溶解し、吸引し過する。
- (5) ろ液を 50mL メスフラスコに移し、標線まで水を加え、よく振り混ぜ測定用原液とする。

## 3-2 迅速プルトニウム分析法

核燃料再処理施設の事故等においては、環境中に飛散する放射性核種の種類が原子力発電所の場合と異なることが多く、特に、プルトニウム等の線放出核種に着目することが必要となる。

従来の食品中のプルトニウム分析法(例えば、科学技術庁放射能測定法シリーズ12「プルトニウム分析法」(平成2年))であるシリコン半導体検出器による線スペクトロメトリは、試料の前処理、分解・抽出、分離・精製及び測定 of 各工程に長時間(1週間程度)を要するため、緊急時における測定法としては時間的な課題が残る。

このため、試料の分解にマイクロウェーブ分解装置を用い、24時間程度で分析結果が得られるICP-MS(四重極型)を用いた迅速分析法を示す<sup>\*15</sup>。

この方法は、牛乳及び葉菜に適用される。

\*15:平成11年度科学技術庁委託研究「環境試料中プルトニウム迅速分析法」

### 1 試薬

陰イオン交換樹脂: Dowex1-X8 (100~200メッシュ)

Pu-242標準溶液(0.03Bq/mL)

### 2 装置

電気炉又はマイクロウェーブ高温灰化装置、マイクロウェーブ分解装置、超純水製造装置、アスピレータ、ICP質量分析装置、Arガス(純度99.999%以上)、超音波ネブライザー

### 3 前処理

#### (1) 牛乳

1Lを磁性皿に入れ、ガスコンロ上で攪拌加熱し、蒸発乾燥炭化する。

炭化物をマイクロウェーブ高温灰化装置(250~600まで順次上昇させる)で完全に灰化する。

灰化物をテフロン製高压分解容器(容量100mL)に移し、硝酸20mLを加える。ここで、化学回収率を正確に決定するため、又はPuを線スペクトロメトリで測定するため、Pu-242標準溶液(0.03Bq/mL)1mLを加える。

分解容器をマイクロウェーブ分解装置にセットし、所定の条件で分解する。

分解終了後、分解容器を水浴中で30分間冷却し、硝酸(3+2)で内容をテフロンビーカー(200mL)に移す。

亜硝酸ナトリウム溶液(20W/V%)5mLを加え、ホットプレート上で加熱(約30分間)する。この操作を3回繰り返し、プルトニウムをPu<sup>4+</sup>の化学形にする。

メンブランフィルターを用いて吸引ろ過し、ろ紙上の不溶物は硝酸(3+2)で洗浄する。

ろ液と洗液はビーカー(200mL)に受けて、プルトニウム分析用試料溶液とする。

#### (2) 葉菜

試料100gを磁性皿にはかり取り、電子レンジに入れ、25分間乾燥する。

乾燥物をマイクロウェーブ高温灰化装置(250~600まで順次上昇させる)で完全に灰化する。

以下、牛乳の前処理と同様操作を行う。

硝酸(3+2)を加え液量を30~40mLとし、ホウ酸0.3gを加え、加熱溶解後、放冷する。

メンブランフィルターを用いて吸引ろ過し、ろ紙上の不溶物は硝酸(3+2)で洗浄する。

ろ液と洗液はビーカー(200mL)に受けて、プルトニウム分析用試料溶液とする。

#### 4 ウラン分離除去<sup>\*16</sup>

- (1) プルトニウム分析用試料溶液を予め硝酸(3+2)でコンディショニングしておいた硝酸系陰イオン交換樹脂に流し、その後、硝酸(3+2)でウランを洗浄除去する。
- (2) 塩酸(5+1)でカラムを洗浄し、トリウムを除去する。
- (3) ヨウ化アンモニウム(5W/V%)-塩酸混合溶液(容積比3:7)を流し、樹脂に吸着したプルトニウムを溶離する。
- (4) 溶離液に硝酸を加え、蒸発乾固する。乾固物を硝酸(1+11)で溶解して ICP-MS 測定試料溶液とする。

#### 5 ICP-MS 測定

- (1) ICP-MS によるプルトニウムの測定は基本的にウラン分析法と同様である。測定機器に関する注意、測定操作<sup>\*17</sup>(装置の起動、測定条件の最適化等)はメーカーの取扱説明書に従って行うこと。
- (2) Pu-239、Pu-240 の定量は、 $m/z239$  および  $240$  の強度と Pu-242 の強度比から行う。試料中のプルトニウム放射能濃度は次式から求める。
$$A = [(N_s \cdot D \cdot R) / (N_{add} \cdot W)] \cdot [239 \text{ (又は } 240) / 242]$$
ただし、 $A$  は定量核種の放射能濃度(Bq/kg、Bq/L など)、 $N_s$  は定量核種の正味の計数率(cps)、 $N_{add}$  は計測試料中の添加核種の正味の計数率(cps)、 $D$  は添加核種(Pu-242)の添加量(g)、 $R$  は定量核種の重量(g)から放射能(Bq)への換算係数、 $W$  は供試量(kg 又は L)

#### 6 検出感度

牛乳 0.1L、葉菜 100g 生試料を用いた場合の Pu-239、Pu-240 の検出感度は、それぞれ 50、200mBq/L、kg である。ただし、放射化学分析操作でのプルトニウムの回収率を 70%、ICP-MS で 1 分間 3 回繰り返し測定した時のバックグラウンド計数値の変動(標準偏差)の 3 倍とした。

\*16: ウランにおける ICP-MS 測定では妨害元素の除去を行わないが、プルトニウムの場合には、溶液中に 100pg/mL 程度ウランが存在してもウランの水素化物( $^{238}\text{UH}^+$ )が  $m/z239$  (Pu-239) に影響を及ぼす。このため、硝酸系陰イオン交換樹脂を用いたウランの分離操作を行う。ただし、試料中にウランが 10  $\mu\text{g}$  以上含まれる場合は、酢酸系陰イオン交換樹脂を用いたウランの分離操作を行う。

\*17: ICP-MS への試料溶液の導入方法はいくつか報告されており、分析感度、試料溶液導入効率に影響を及ぼす。一般的には、同軸型ネブライザーが用いられているが、より検出感度を高めるために 50 倍感度の良い超音波ネブライザーが推奨できる。

## 4 放射性ストロンチウム分析法

放射性ストロンチウムは、「飲食物摂取制限に関する指標」として提案されている4核種には含まれないが、特に Sr-90 は物理的半減期が 28.8 年と長く、しかも 線を放出する核種であるため食品摂取に伴う内部被ばく線量に影響を与える。

ここでは、放射性ストロンチウムの分析法として、以下の2種類の方法を示す。

緊急時のための迅速分析法として、液体シンチレーションカウンタによるチェレンコフ光測定による分析法(科学技術庁放射能測定法シリーズ 23「液体シンチレーションカウンタによる放射性核種分析法」(平成 8 年改訂))

原子力施設事故等モニタリングの、特に第 2 段階において、食品中に存在する放射性核種の濃度を正確に求めるための分析法として、主として、平常時のモニタリングに用いられている発煙硝酸法(科学技術庁放射能測定法シリーズ 2「放射性ストロンチウム分析法」(昭和 58 年))

### 4.1 緊急時のための Sr-90 迅速分析法

ストロンチウムの分離、測定試料の調製が容易な液体シンチレーションカウンタによる迅速分析法(チェレンコフ光測定)を以下に示す。

この方法は牛乳、海産生物、穀類、野菜などに適用される。

#### 1 分析操作

- (1) 食品の灰試料 1g をピーカーにとり、イットリウム担体 10mg、ストロンチウム担体 10mg を加え、王水で分解する。蒸発乾固後、塩酸を加え残留物を溶解する。
- (2) ろ紙(5B)を用いてろ過し、ろ液を分液漏斗に移し、ビス・(2-エチルヘキシル)リン酸(HDEHP) トルエン溶液(2:1 容積比)と塩酸(1+1)を加え、1 分間振とうする。10 分間静置した後、水層を除く(ミルクング時刻記入)<sup>\*18</sup>。
- (3) 新たに塩酸(1+1)を加え、1 分間振とうする。10 分間静置した後、水層を除く。
- (4) 塩酸(2+1)を加え、1 分間振とうする。10 分間静置し、水層を別の分液漏斗に移す。
- (5) 残った有機層に対し、残った有機層に対し、操作(4)を繰り返す。
- (6) 水層を操作(5)の水層に合わせ、トルエンを加えて 1 分間振とう後、静置する。
- (7) 水層をピーカーに移し、アンモニア水(1+1)を加え、水酸化イットリウムを沈殿させ、これをろ別する。
- (8) 塩酸に溶解し、これにシュウ酸 2g を加え、アンモニア水で pH1.0 ~ 1.5 に調整し、シュウ酸イットリウムを沈殿させ、これをろ別する。
- (9) 沈殿を塩酸(1+1)に溶解し、100mL ポリエチレン(又はテフロン)瓶に移し、100mL になるまで水を加え測定試料とする。

#### 2 Y-90 標準線源の作製

- (1) ストロンチウム担体(50mg)、イットリウム担体(10mg)及び塩化アンモニウム 10g を加えた 100mL 遠沈管に、Y-90 と Sr-90 が放射平衡にある Sr-90 標準溶液の約 100Bq を正確に分取して加える。
- (2) 塩化アンモニウム 10g、アンモニア水で pH8 にし、水酸化イットリウムの沈殿を生成させる。
- (3) 5 分間遠心分離する。
- (4) 沈殿を塩酸(1+1)に溶解し、100mL ポリエチレン(又はテフロン)瓶に移し、100mL になるまで水を加え測定試料とする。

上記の手順でバックグラウンド用測定試料を作製する。

### 3 検出感度

ドライミルク等の灰試料 1g を処理した時、100 分間測定でおよそ 40mBq/g の Sr-90 が測定できる。

\*18：原子力発電所等の事故により Sr-90（半減期：28.8 年）が放出された場合には、Sr-90 よりむしろ Sr-89（半減期：50.5 日）の放射能が強い。このため、ストロンチウムをクラウンエーテル系の試薬（例：固相抽出ディスク）により他の妨害核種、元素から抽出分離し、水溶液の状態 Sr-89、Sr-90、Y-90 の 3 核種をチェレンコフ光測定により 2 回測定し、Sr-89、Sr-90 の放射能を決定することができる。ただし、牛乳や葉菜類等ジュース状・液状の試料からストロンチウムを固相抽出ディスクに抽出する方法については、今後の検討課題の一つである。

## 4・2 発煙硝酸法による放射性ストロンチウムの分析法

本分析法は、放射性ストロンチウムの分析法の一つであり、Sr-90（半減期：28.8 年）から生成する Y-90（半減期：64.0 時間）の線を測定するものであるが、Y-90 の成長時間（放射平衡の成立）を入れ、分離・精製時間に長時間（約 1 ヶ月）が必要となる。

### 1 試料調製

- (1) 放射性ストロンチウムの分析用試料は食品を 105 で乾燥後、電気炉等により 450 で 24 時間灰化したものを分析に供する。
- (2) 食品衛生法の『食品、添加物等の規格基準』（平成 11 年 11 月 26 日厚生省告示第 239 号）の表 4 の第 1 欄の各食品については、それぞれ各第 2 欄の試料の調製に従う。ただし、キャベツ（芽キャベツを除く）及びはくさいについては、外側変質葉及びしんを除去したものに、また、ごぼう及びサルシフィーについては、葉部を除去し、泥を水で軽く洗い落とし細切りする。

### 2 試薬・装置

発煙硝酸法に用いられる主な試薬と装置を以下に示す。

#### (1) 試薬

担体：塩化ストロンチウム溶液、塩化カルシウム溶液、塩化バリウム溶液、塩化鉄(III)溶液等  
薬品：塩酸、硝酸、発煙硝酸、シュウ酸、アンモニア水、水酸化ナトリウム溶液、炭酸ナトリウム、塩化アンモニウム、コロジオン、エチルアルコール等  
装置：低バックグラウンド 2 ガスフロー型 GM 計数装置

#### (2) 発煙硝酸法による分析

灰試料、10g（野菜類 1kg 相当）にストロンチウム担体 50mg を加える。  
王水及び硝酸各 50mL を加え、加熱し、乾固させる。灰を分解するため硝酸を 50mL 加え、加熱し、蒸発乾固させる。この操作を 3～5 回繰り返す。  
残留物に塩酸(1+1)100mL を加え加熱、溶解し、これをろ別(5C)する。  
ろ液に Ca 担体 250mg を加え、水酸化ナトリウム溶液にて液性を > pH10 とし、これに炭酸ナトリウムを加え、加熱し、炭酸塩を生成させる。  
炭酸塩を遠心分離後、沈殿に塩酸を加え、溶解する。  
シュウ酸とアンモニア水で pH4.2 にし、シュウ酸塩沈殿を生成させる。  
デカンテーションにより沈殿を分離後、これに発煙硝酸（比重：1.52）を加え、硝酸塩を生成させる。水冷ししばらく放置後、沈殿をガラスろ過棒（1G4）でろ別する。  
沈殿を水で溶解し、再び発煙硝酸を加え、硝酸塩を生成させる。カルシウムがな

くなるまでこの操作を数回繰り返す<sup>\*18</sup>。

硝酸塩を水で溶解し、これに酢酸、酢酸アンモニウム溶液を加え、Ba 担体 10mg を加え、加熱する。更に、クロム酸カリウム溶液を加え、クロム酸バリウム沈殿を生成させる。これをろ紙(5C)を用いてろ別する。この操作により Ra-226 等を共沈除去する<sup>\*19</sup>。

ろ液にアンモニア水と炭酸アンモニウム溶液を加え、加熱し、炭酸ストロンチウム沈殿を生成させる。これをガラスフィルター(1G4)でろ別する。

沈殿を塩酸に溶解し、Fe(III)担体 5mg、塩化アンモニウム 1g を加え、加熱、沸騰させる。これに、炭酸イオンを含まないアンモニア水を加え、水酸化鉄沈殿を生成させる。沈殿に Y-90 も共沈する。

沈殿をろ紙(5A)を用いてろ別する。ろ液に炭酸アンモニウム溶液を加え、加熱し、炭酸ストロンチウム沈殿を生成させる。これを予め秤量済みのガラスろ過棒(1G4)でろ別する。

ガラスろ過棒(1G4)を 105 で乾燥し、デシケータ中で放冷後、秤量し、ストロンチウムの化学回収率を求める。沈殿を塩酸で溶解し、これに Fe(III)担体 5mg を加え、2 週間放置し、Y-90 を十分に成長させる。

Y-90 が含まれる塩酸溶液に塩化アンモニウム 1g を加え、加熱、沸騰させる。これに、炭酸イオンを含まないアンモニア水を加え、水酸化鉄沈殿を生成させ、Y-90 を共沈させる(ミルクキング時刻の記入)。

水酸化鉄沈殿をろ紙(5A)を用いてろ別する。ろ液は、再ミルクキング用に保存する。

水酸化鉄沈殿を塩酸に溶解し、これに塩化アンモニウム 1g を加え、沸騰させる。これに炭酸イオンを含まないアンモニア水を加え、水酸化鉄沈殿を生成させる。ストロンチウムを除去する。

水酸化鉄沈殿をろ紙(5A)を用いてろ別する。この操作で Y-90 からストロンチウムが除去できる。

水酸化鉄沈殿を塩酸に溶解し、これに塩化アンモニウム 1g を加え、沸騰させる。これに炭酸イオンを含まないアンモニア水を加え、水酸化鉄沈殿を生成させる。

水酸化鉄沈殿を予め、ろ紙(5C、24mm)を載せた分離型フィルターでろ過する。ガラス管の内壁をアンモニア水(1+100)、エチルアルコールで逐次洗浄する。

ろ紙を取り外し、測定用試料皿に糊付けし、赤外線ランプで乾燥する。沈殿にコロジオンを滴下し、再び赤外線ランプで乾燥し、沈殿を固定する。

\*19: 原子力施設から環境へ放出され、食品の放射能汚染を引き起こす恐れのある放射性ストロンチウムは Sr-89(半減期: 50.5 日)、Sr-90(半減期: 28.8 年)である。これらはベータ線放出核種のため、ベータ線測定用試料の調製にあたっては放射能測定の妨害となるラジウム等の放射性核種や自己吸収に強く影響を及ぼすカルシウムの除去のための化学的分離や精製を行う必要がある。

### (3) 線測定

測定は原則として、低バックグラウンド 2 ガスフロー型 GM 計数装置を使用する。なお、印加電圧、Q ガス流速調整等の装置の取り扱いにはメーカーの取扱説明書に従って行うこと。

以下に操作手順を示す。

U<sub>3</sub>O<sub>8</sub> チェック用線源を用い、装置の動作が正常であることを確認する。

バックグラウンドを 60 分間測定する。

測定用試料を 60 分間測定する。

再び、バックグラウンドを 60 分間測定し、最初のバックグラウンド計数率との平均値を計算する。

測定試料の全計数率からバックグラウンド計数率を差し引き、正味の計数率 n(cpm)および計数誤差  $n$  を求める。

$$n \pm n = (Ns/Ts - Nb/Tb) \pm (Ns/Ts^2 + Nb/Tb^2)^{1/2}$$

ここで、Ns は測定試料の全計数値、Ts は測定試料の測定時間(分)、Nb はバックグラウンドの計数値、Tb はバックグラウンドの測定時間(分)である。

(4) Y-90 の計数効率の決定

Sr-90 標準溶液の一定量をビーカーにとり、先の発煙硝酸法にある Y-90 のミルク操作に準じて測定用試料を調製し、測定する。Y-90 の計数率を Sr-90 の放射能(dps)で除して計数効率 E を求める。

(5) 食品試料中の Sr-90 濃度

試料中の Sr-90 濃度の計算は次式により求める。

$$A \pm A = (n_0 \pm n_0) \cdot 100 / E \cdot Y$$

ただし、 $n_0 \pm n_0$  はミルク操作時における Y-90 の計数率、E は計数効率、Y はストロンチウムの化学回収率(%)である。

(6) 検出感度

本法による測定可能な放射能レベルは、測定装置の計数効率(後方散乱、自己吸収を含む)を 30%、バックグラウンド計数率を 1cpm、測定時間を 60 分とし、有意な放射能検出レベルを計数誤差の 3 倍とした場合、0.037Bq である。

5 放射線測定機器を備えた主な試験研究機関<sup>\*</sup>一覧（平成14年3月現在）

<sup>\*</sup>以下は主な施設のみであるので、各地域ごとの測定可能な施設については、緊急時モニタリング計画作成の際に備えている機器等も含め確認されたい。

地区	機関No	名 称	郵便番号	所 在 地	電 話	F A X
北海道 ・ 東北 等	1	北海道立衛生研究所	060-0819	札幌市北区北19条西12丁目	011-747-2211	011-736-9476
	2	札幌市衛生研究所	003-8505	札幌市白石区菊水9条1丁目5-22	011-841-2341	011-841-7073
	3	青森県環境保健センター	030-0913	青森市東造道1丁目1番1号	017-736-5411	017-736-5417
	4	岩手県環境保健研究センター	020-0852	盛岡市飯岡新田1地割36-1	019-656-5666	019-656-5667
	5	秋田県衛生科学研究所	010-0874	秋田市千秋久保田町6番6号	018-832-5005	018-832-5938
	6	山形県衛生研究所	990-0031	山形市十日町1丁目6番6号	0236-22-2543	0236-41-7486
	7	新潟県保健環境科学研究所	950-2144	新潟市曾和314番1号	025-263-9411	025-263-9410
関東 ・ 甲 信 等	8	栃木県保健環境センター	329-1104	栃木県河内町下岡本2145番13号	028-673-9070	028-673-9071
	9	群馬県衛生環境研究所	371-0052	前橋市上沖町378	027-232-4881	027-234-8438
	10	埼玉県衛生研究所	338-0824	さいたま市上大久保639番1号	048-853-6121	048-840-1041
	11	東京都立衛生研究所	169-0073	新宿区百人町3丁目24番1号	03-3363-3231	03-3368-4060
	12	神奈川県衛生研究所	241-0815	横浜市旭区中尾1丁目1番1号	045-363-1030	045-363-1037
	13	山梨県衛生公害研究所	400-0027	甲府市富士見1丁目7番31号	055-253-6721	055-253-5637
	14	長野県衛生公害研究所	380-0944	長野市大字安茂里米村1978番地	0262-27-0354	0262-24-3415
東海 ・ 北 陸	15	富山県衛生研究所	939-0363	富山県射水郡小杉町中太閤山17丁目1番	0766-56-5506	0766-56-7326
	16	石川県保健環境センター	920-1154	金沢市太陽が丘1丁目11番地	076-229-2011	076-229-1688
	17	愛知県衛生研究所	462-8576	名古屋市北区辻町字流7番6号	052-910-5618	052-913-3641
	18	岐阜県保健環境研究所	504-0838	各務原市那加不動丘1-1	0583-80-2100	0583-71-5016
	19	三重県科学技術振興センター保健環境研究部	512-1211	四日市市桜町3690-1	0593-29-2919	0593-29-3004

近畿	20	滋賀県立衛生環境センター	520-0834	大津市御殿浜 13 番 45 号	077-537-3050	077-537-5548
	21	京都府保健環境研究所	612-8369	京都市伏見区村上町 395	075-621-4067	075-612-3357
	22	大阪府立公衆衛生研究所	537-0025	大阪市東成区中道 1 丁目 3 番 69 号	06-6972-1321	06-6972-2393
	23	兵庫県立衛生研究所	652-0032	神戸市兵庫区荒田町 2 丁目 1 番 29 号 兵庫県保健衛生センター内	078-511-6581	078-531-7080
	24	奈良県衛生研究所	630-8131	奈良市大森町 57 番 6 号	0742-23-6175	0742-27-0634
	25	和歌山県衛生公害研究センター	640-8272	和歌山市砂山南 3 丁目 3 番 45 号	073-423-9570	073-423-8798
中国・四国	26	鳥取県衛生研究所	680-0801	鳥取市松並町 2 丁目 470 番地	0857-23-0051	0857-27-3484
	27	岡山県環境保健センター	701-0298	岡山市内尾 739 番 1 号	086-298-2681	0862-98-2088
	28	広島県保健環境センター	734-0007	広島市南区皆実町 1 丁目 6 番 29 号	082-255-7131	082-252-8642
	29	山口県環境保健研究センター	753-0821	山口市葵 2 丁目 5 番 67 号	0839-22-7630	0839-22-7632
	30	徳島県保健環境センター	770-0941	徳島市万代町 5 丁目 71 番地	0886-25-7751	0886-25-1732
	31	愛媛県立衛生環境研究所	790-0003	松山市三番町 8 丁目 234 番地	089-931-8757	089-947-1262
	32	高知県衛生研究所	780-0850	高知市丸の内 2 丁目 4 番 1 号	088-822-5311	088-872-6324
九州	33	福岡県保健環境研究所	818-0135	太宰府市大字向佐野字迎田 39 番地	092-921-9940	092-928-1203
	34	佐賀県環境センター	849-0932	佐賀市鍋島町八戸溝 119-1	0952-30-1616	0952-32-5940
	35	長崎県衛生公害研究所	852-8061	長崎市滑石 1 丁目 9 番 5 号	095-856-8613	095-857-3421
	36	熊本県保健環境科学研究所	869-0425	熊本県宇土市栗崎町 1240-1	0964-23-5771	0964-23-5260
	37	大分県衛生環境研究センター	870-0948	大分市大字芳河原台 2・5 1	097-569-0802	097-569-5150
	38	鹿児島県環境保健センター	892-0853	鹿児島市城山町 1 番 24 号	099-224-2612	099-224-2614
	39	沖縄県衛生環境研究所	901-1202	沖縄県島尻郡大里村字大里 2085 番	098-945-0781	098-945-9366

## (参考)

# 1 緊急時モニタリング計画における食品の放射能測定・分析

防災指針に基づき地方自治体は、原子力緊急事態が発生した場合、直ちに体制が組織されるよう、原子力防災計画及び緊急時モニタリング計画の作成、平常時の情報等の整備、緊急時モニタリング用資機材の整備、緊急時モニタリングの実施方法等について定めた緊急時モニタリングマニュアルを作成する必要がある。

## 1.1 原子力防災計画等の作成の留意点

### 原子力防災計画

防災指針に基づく、原子力防災計画の作成（又は改正）に当たっては、原子力施設等の周辺状況により、農畜水産食品に食品衛生上の危害が生じるおそれがある場合には、これらの食品に関する安全性の評価を盛り込む必要がある。

この場合、食品の販売自粛の行政指導又は食品衛生法第4条の適用等の可否については、都道府県及び厚生労働省（以下「関連機関」という）の連絡及び判断が必要となる場合があることに留意する必要がある。

このため、防災指針のオフサイトセンターに情報提供を行うほか、必要に応じて関連機関に対して情報を提供し指示を仰ぐ必要がでてくる。

また、農畜水産食品は特定の放射性物質が濃縮される性質をもつため、安全性が確認されるまで長期間のモニタリングが必要となる可能性があることに留意する。

### モニタリングセンター

各自治体が防災計画及び緊急時モニタリング計画に基づき設置するモニタリングセンターにおいて作成されるモニタリング計画には、本マニュアルを参考にして、各種の環境試料に加えて、食品の安全性評価及び食品摂取の場合における体内被ばく線量評価等を実施するために必要な試料をサンプリングする計画を盛り込む。

### モニタリングチーム

モニタリングセンターの作成したサンプリング計画に基づき、平常時から、食品のサンプリングするためのモニタリングチームの編成や当該試料の分析及び精密測定を行う施設を特定するとともに、測定機器や設備の整備を行い、緊急時に適切に実施できるよう整備する。

## 1.2 平常時の情報等の整備

上記の緊急時モニタリング計画を作成するに当たって、必要に応じて以下の項目について平常時から整備を図る。

試料採取地点を示した地図

飲料水、食品等に関する情報

平常時のモニタリング測定結果

人口分布図及び人口表

交通、通信連絡系統図

研修及び訓練

・適切な機関における担当者の研修及び自己研鑽

・定期的な訓練の実施

関連資料の収集及び調査研究の実施

・国際機関として、ICRP,IAEA,WHO,FAO等、国内機関として厚生労働省、原子力安全委員会、文部科学省、農林水産省、環境省等の関連部局、専門分析機関、関連学会等の放射線防護に係る最新情報の収集に努める。

・測定に係る調査研究を進めて、課題の解決や改善に努める。

### 1・3 緊急時モニタリング用資機材の整備

#### (1) 測定体制の整備に関する事項

原子力施設周辺地域を中心とする農畜水産食品の生産、流通、保管、消費及び特産品等の把握

食品の入手経路、入手方法、地図、試料の採取記録（試料名、指採取日時、採取者、採取地、採取方法、入手先、保管、数量等）及びその記録用紙の準備

採取機材の点検、整備

放射線・放射能の平常レベルの事前把握等

指示、連絡、通報体制（系統）の確認、整備

#### (2) 測定に必要な資機材の整備

機器の維持、管理（点検、修理、校正、更新等）

分析、測定に係る資機材の事前の整備等

### 1・4 緊急時モニタリングの実施方法

(1) 原子力関連施設等の周辺の農畜水産業の状況を踏まえ、被ばくの経路等を考慮し、各モニタリング段階毎に測定項目、測定地点、測定方法、についてあらかじめ可能な限り具体的に定めておく。

#### (2) 第1段階モニタリング

予測線量の推定に用いるため、原子力緊急事態の発生直後から、別表1の食品について速やかに測定する。

#### (3) 第2段階モニタリング

迅速性よりも正確さが必要となる。第1段階モニタリングよりさらに広い地域につき、放射性物質及び放射線に対する全般的影響を評価し、確認するために別表2の食品について測定する。積算線量及び人体への被ばく評価に必要な放射性物質を対象とする。

### 1・5 緊急時モニタリングの実施計画

#### 1・5・1 試料採取の実施

原子力緊急事態が発生した場合、原災法に基づき原子力緊急事態宣言が出され、原子力災害対策本部が設置される。また、現地の緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)には、国の原子力災害現地対策本部と関係自治体の災害対策本部から成る原子力災害合同対策協議会が設けられ種々の応急対策が実施される。この応急対策事項の一つとして、放射線量の測定が行われる。

このような緊急事態下においてはオフサイトセンターを中核として、その指示に基づき関係自治体の職員等はその対策に従事することとなる。

食品分野の事項では、緊急時モニタリングにおいて、「1・3 緊急時モニタリング用資機材の整備」の項にあるように農畜水産物の生産状況及びその流通についての資料を整えておくこととされている。

このことを踏まえ、緊急時の食品試料の円滑な採取を行うためには、次の事項について、平常時から検討しておくことが望ましい。

試料の採取は、上記の応急対策事項の一つとして位置づけしておく。

測定対象とする食品をあらかじめ決めておき、可能な限り採取場所及び試料提供者を事前に確保しておく。

採取を担当する機関(例えば、所管の保健所又は近隣の保健所等)は、あらかじめ決めておき、採取担当者を機関内で調整しておく。

必要な場合に放射線量を測定することも想定して、採取担当機関にサーベイメータを保有しておき、採取担当者はその取扱い方法を習得しておく。

採取者担当者は、採取時における被ばく防護対策としてポケット線量計等を携行する。

採取担当機関が保健所の場合は、放射線に関する知識、技術を有する機関内の診療放射線技師等の地域内での情報交換を進める。

試料採取にあたり、採取担当者、日時、天候、採取場所、試料提供者、試料名、採取方法、採取量、サーベイメータによる線量率、個人被ばく線量等、可能な限り詳細な情報を記録する。

測定・分析を担当する機関を事前に確保し、事前に、分析可能な核種及び試料数等について調整しておき、試料採取に活用する。

測定・分析を担当する機関に試料を運搬又は送付する場合は、 で記録した内容を報告する。

試料の採取及び搬送、保管の全般において、サーベイメータの汚染や試料相互間の汚染を避けることに十分留意する。

その他、原子力災害対策合同協議会の対応指示に留意するとともに、国からの緊要な要請についても可能な限り柔軟に対応する。

#### 1・5・2 試料測定・分析の実施

試料測定の方法には、食品の放射能汚染の程度を迅速に把握することを目的とした簡易測定、食品中の放射性核種の濃度を迅速・正確に定量することを目的とする核種分析(以下、精密分析とする)があり、必要に応じて、この2つの測定方法を使い分ける必要がある。

第1段階モニタリングは迅速な汚染状況の把握が目的であることから簡易測定が主な測定方法となる。また、第2段階モニタリングは、簡易測定と精密分析を組み合わせることで効率的である。

#### 1・5・3 簡易測定

NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータなどを用いて採取担当者が採取地又は測定・分析機関で試料を測定する方法である。

試料採取担当者が野外等で測定する場合もあるので、平常時から測定器の機器を校正しておくとともに測定操作を習得しておく必要がある。

なお、事故等発生時の第1段階には環境の放射線レベルや食品の放射能レベルがきわめて高くなるため、検出器部分や試料相互間の汚染に十分留意が必要である。

NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータについては、第2章の1に具体的方法を示した。

#### 1・5・4 精密分析

放射性ヨウ素や放射性セシウム等の線放出核種分析を行うゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリ、また、ウラン、プルトニウムや放射性ストロンチウム等の放射化学分析は分析・測定に必要な装置、器具等の施設設備及び習熟した分析・測定技術が必要となる(解説2に食品の放射能測定・分析が可能である主な試験研究機関を示した)。

これらの分析に精通した分析・測定機関において信頼性の高いデータを得ることがより精度の高い防護措置を可能とする。したがって、平常時より、これらの分析・測定機関を確保しておく緊急時における放射性核種の精密分析の実施を担保しておくことが望まれる。

#### 1・5・5 第1段階モニタリングにおける測定・分析

##### (1) 測定・分析対象核種

放射性ヨウ素、放射性セシウム、ウラン、プルトニウム及び超ウラン元素の核種の4核種群が主な測定対象となる。防災指針では、これらの核種による周辺住民の被ばくを低減するとの観点から実測の放射性物質濃度として別表3に示す指標が提案されている。

##### (2) 測定・分析対象食品

第1段階モニタリングにおいては、放射性物質の影響範囲の特定が目的であることから、直接的影響を受けるとされる食品種を測定の対象とする。

精密測定分析機関等の分析可能状況にもよるが、分析が可能であればその後の放射性物質の影響を評価するためにも、できるだけ多くの食品について測定する。

このことから、状況が許す範囲で、以下の7食品群を現地の農畜水産物の生産状況に応じて測定対象とする\*1ことが望ましい。(別表1参照)

穀類(玄米などの米類、その他穀類)、果実類(柑橘類、りんご、その他果実類)、野菜(ほうれん草、キャベツ、はくさい、葉菜つけもの等の葉菜、きゅうり、トマト、ピーマンなどの果花菜、その他の野菜)、海草類、魚介類(生鮮品、生干し及び乾物品、その他の加工品)、乳類(牛乳、その他の乳製品)、その他(肉類、卵類、いも類、豆類、きのこ類等11分類)。ただし、原子力施設等周辺にかかわる場合には地元特産品を考慮して選定する。

なお、これらの食品の中では、放射性核種の直接的沈着の可能性のある葉菜類(野菜類)、及び乳幼児等への影響を判断する上から乳類については前述のとおり、放射性ヨウ素、この2食品群に穀類および肉類・卵類・魚介類・その他を加えた食品群は放射性セシウム、ウラン、プルトニウム及び超ウラン元素の核種について飲食物摂取制限に関する指標が提案されている(別表3参照)。

\*1 本マニュアルは、食品に特化することから飲料水は除いた。また、測定対象食品は、「国民栄養の現状(平成10年度国民栄養調査結果健康・栄養情報研究会編：以下「国民栄養調査結果」という)」に基づき汚染の可能性のある各種食品を網羅することとし、被ばく線量評価を目的として品目を再分類した。

### (3) 試料採取方法

第1段階モニタリングにおける試料採取にあたっては、以下の事項を考慮する。

防災指針では、「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」(EPZ)の目安(解説3参照)が原子力施設の種類ごとに提案されており、これらを参考にして地勢等地域に固有の自然的、社会的状況等を勘案して具体的な採取地域を定める。

地域は、集団中で最も高い線量を受けると考えられる人々を安全性の評価対象とする目的から、特に第1段階モニタリングにおいては、空間放射線量等の情報を基にして食品中の放射能濃度が最大となることが予想される地域や時点を重点として、その他の地域とともに選定する。

食品は、原則的にその地域の原産品を選定し、可能な限り生産者又は採捕者から購入する。なお、住民の避難等の防護措置がとられている場合には、原子力災害合同対策協議会と調整を図ること。

重量は、測定・分析対象核種により異なるがモニタリングの代表性を確保する上からも、生重量で5kgまたは5L相当以上\*2が望ましい。

\*2 ウランやプルトニウムのICP-MS法では、生重量約500gで分析が可能である。しかし、ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリでは、2Lのマリネリ容器を測定用容器とする場合には、容積2L相当あるいは規定の標線まで試料を充填することが必須条件である。したがって、食品試料の密度および可食部を対象とすることから魚介類等での廃棄分等を勘案して測定試料に不足が生じないように留意する。

## 1.5.6 第2段階モニタリングにおける測定・分析

### (1) 測定・分析対象核種

緊急時モニタリング指針によると、第2段階モニタリングにおいては、正確性の高い被ばく線量評価を目的として、物理的半減期の長い放射性セシウム(状況に応じては放射性ヨウ素も対象となる)、同じく放射性ストロンチウムなどが精密分析の対象となる。その他、緊急事態の性格や質によりウランやプルトニウムなども測定対象となる。

### (2) 測定・分析対象食品

緊急時モニタリング指針によると、第2段階モニタリングにおいては、環境試料として、農畜産物及び魚介類の測定を行うこととされている。

食品の暴露評価及び安全性の評価を行う際には、1.5.5で述べた、第1段階モニタリングの対象食品に加え、より詳細な食品の測定を行う必要がある。

このことから、以下の 12 食品群を測定対象とする\*<sup>3</sup>。

第 1 段階モニタリングの測定対象食品群である 穀類、果実類、野菜類、海草類、魚介類、乳類、その他の 7 食品群のうち、その他の群をさらに再分類して、いも類、豆類、きのこ類、肉類、卵類、その他を加えた全 12 食品群を対象とする。

さらに、それぞれの食品群ごとの品目を対象とする（別表 2 参照）。

\*<sup>3</sup> 地表面に沈着した放射性物質の地中での浸透拡散を考慮して、いも類や根菜の大根、にんじん、たまねぎ、また、摂取量を考慮して、精米、小麦類、魚介類、肉類、卵などを測定の対象とする。その他少量摂取の食品であってもきのこ類のように放射性セシウムを濃縮する傾向のある食品には留意が必要である。

### （3）試料採取方法

第 2 段階モニタリングにおける試料採取にあたっては、以下の事項を考慮する。

第 1 段階モニタリングにおいて、防災指針で提案されている「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」(EPZ)の目安により定めた採取地域を重点としてさらに広範囲な地域より多品目の食品(上記で分類した食品群を参考のこと)を採取する。

食品は、原則的に、その地域の原産品を選定するが、第 1 段階モニタリングとは違い、多品目を対象とすることから流通品の採取・購入も必要である。なお、この場合も、原産品については可能な限り生産者又は採捕者から購入する。

重量は、測定・分析対象核種により異なるがモニタリングの代表性を確保する上からも、加工食品等も含めて生重量で 5～10kg<sup>4</sup>が望ましい。

\*<sup>4</sup> 第 2 段階モニタリングにおいては、正確な放射能濃度をもとにして、住民の被ばく線量評価を行う目的から、ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリでも食品試料は灰化処理する。灰分率による試料の減容を考慮して第 1 段階モニタリングよりも多めの採取量を得ることが理想である。

## 1・6 放射性物質の測定・分析方法

本マニュアルにおける放射性物質の測定方法は、防災指針、緊急時モニタリング指針及び科学技術庁放射能測定法シリーズ等の測定法を基本として実施する。

ここでは、食品に特化して、サーベイメータ（解説 4 参照）による食品中の放射性ヨウ素の簡易測定法、ゲルマニウム半導体検出器を用いた放射性ヨウ素並びに放射性セシウム等の線放出核種の分析及び ICP-MS によるウラン、プルトニウム分析法、Sr-90 の放射化学分析法を資料として示す。

## 2 被ばく線量等の推定と評価

緊急時において、防護対策の決定に資するため、農畜水産食品の放射性物質濃度に関する測定結果に基づき、住民（公衆）が摂取する場合の体内被ばく線量（預託実効線量）を推定、評価する。高線量が予想される場合には等価線量も推定、評価する。線量の推定、評価の方法は、防災指針、緊急時モニタリング指針及び環境放射線モニタリングに関する指針（原子力安全委員会）を基本とする。なお、線量算定における各パラメータは、可能な限り実際的な値を使用するよう努める。

### 2・1 対象となる主な放射性物質

対象となる主な放射性物質の種類は、1・5・5 及び 1・5・6 に示したとおりであるが、食品の種類による放射性物質の吸収、蓄積等の特性や事故等の状況に応じては、他の放射性物質も対象になる。

### 2・2 被評価対象者

被ばく線量は、主として乳児、幼児及び成人の 3 年齢階級区分を対象にするが、さらに詳細な評価が必要な場合には、幼児と成人間の「少年（7 歳～12 歳）」及び「青年（12 歳～1

7歳)の各階級についても、評価する。(解説5参照)

## 2.3 被ばく線量算定の基礎式

まず、被ばく線量  $H$  (mSv) は、下記 (A) 式から算定する。

$$H = \sum_m \sum_i Ki \cdot Am,i \text{ ----- (A)}$$

ここで、 $Ki$  は放射性物質  $i$  の経口摂取による実効線量への換算係数(線量係数) (mSv/Bq)  
 $Am,i$  は食品  $m$  の摂取に起因する放射性物質  $i$  の摂取量 (Bq) であり、下記 (B) 式から算定する。

$$Am,i = \int_0^{t_m} Cm,i \cdot Mm \cdot fm_m \cdot fd_m \cdot \exp(-\lambda_i \cdot t) dt \text{ ----- (B)}$$
$$= Cm,i \cdot Mm \cdot fm_m \cdot fd_m \cdot \frac{1}{\lambda} \cdot [1 - \exp(-\lambda_i \cdot tm)]$$

ここで、 $Cm,i$  は食品  $m$  中の放射性物質  $i$  の放射能濃度 (Bq/kg)  
 $t_m$  は食品  $m$  の摂取期間 (日)  
 $Mm$  は食品  $m$  の1日あたりの摂取量 (kg/日)  
 $fm_m$  は食品  $m$  の市場希釈係数  
 $fd_m$  は食品  $m$  の調理加工による除染係数  
 $i$  は放射性物質  $i$  の物理的崩壊定数 (/日)

- (1) 放射性物質  $i$  の経口摂取による実効線量への換算係数(線量係数)  $Ki$  (mSv/Bq)  
換算係数ないし線量係数は、「防災指針」の「飲食物摂取制限に関する指標」に関する解説(須賀、他:保健物理,35,449-466,2000)及びICRP報告72等に基づく値を使用する(別表4参照)。放射性ヨウ素については、実効線量及び甲状腺の等価線量についても評価する。なお、その他の放射性物質の換算係数(線量係数)については、ICRP報告72等を参考にして使用する。
- (2) 対象食品(解説6参照)  
第1段階モニタリング  
食品は時季、地域、その他多くの要因によって異なるが、放射性物質の直接的沈着の可能性が比較的大きく、また摂取量も多い食品として、玄米、葉菜(キャベツ、ほうれん草、はくさい等)、果花菜(きゅうり、トマト等)、果実(柑橘類、りんご等)、生乳、生鮮魚介類、海藻類、当該サイトでの日干し魚介類等、を主な対象とする(別表1参照)。  
第2段階モニタリング  
第1段階モニタリングよりも正確な評価を行うため、第1段階モニタリングの対象品目に加えて、いも類、肉類、卵類等も対象とする。なお、評価対象地域に特産品等がある場合には、当該食品を個別の食品として評価する(別表2参照)。
- (3) 食品  $m$  中の放射性物質  $i$  の濃度  $Cm,i$   
食品の品目あるいは群につき、原則として測定値のうちの最大値を用いる。なお、食品  $m$  中の放射性物質  $i$  の濃度  $Cm,i$  は、原則として最大値を用いて被ばく線量を評価するため、過大評価になり得ることに注意する。
- (4) 食品  $m$  の摂取期間  $t_m$  (日)(解説7参照)  
食品の摂取期間は防災指針に準じて、1年を基本とする。ただし、生育、生産、収穫等の期間及び保存可能期間は、食品の摂取期間と考えることが可能であり、また、収穫後比較的短時間で摂取する場合も少ない点を考慮する。

(5) 食品  $m$  の 1 日あたりの摂取量  $M_m$  (解説 8 参照)

食品の摂取量  $M_m$  は、「国民栄養調査結果」を基にした各年齢階級の全国平均的な 1 人 1 日あたりの推定量とする(別表 5 参照)。推定量は、できるだけ最新の調査結果に基づく値を使用することが望ましい。

(6) 食品の市場希釈係数  $f_{m_m}$

市場希釈係数とは、被評価対象者の当該食品摂取量に対する、汚染された食品の摂取割合を示す。適当な値が見出せない場合には、評価対象者が当該食品を全て摂取するという仮定、すなわち係数値は「1」を用いる。

(7) 食品  $m$  の調理加工処理による除染係数  $fd_m$

除染係数は、食品を加工、調理処理等により、当該食品に含まれる放射性物質が部分的ないし事実上除去され、残留する効果を考慮する概念である。全く除去されない場合の係数値は「1」であり、全て除去される場合の値は「0」を示す。係数値を合理的に設定できない場合は「1」を基本として用いる。

## 2.4 測定結果の評価

防護対策の迅速な決定のため、上記測定結果は国の原子力現地対策本部又は都道府県及び市町村の災害対策本部で評価し、オフサイトセンターや関連機関へ直ちに連絡、報告するとともに、必要に応じ担当部局及び専門家からなる組織等において迅速に評価を行う。

## (解説)

### 解説 1 原子力緊急事態宣言

国は原子力緊急事態を宣言した場合、内閣総理大臣を長とする原子力災害対策本部を設置するとともに、地方公共団体においても災害対策本部を設置し、所要の応急対策が実施される。その際、当該事業所に近接するオフサイトセンター内に、国の現地対策本部、都道府県及び市町村の対策本部等からなる「原子力災害合同対策協議会」が組織され、互いに情報等を共有するとともに、連携して対策を講じる。したがって、食品の放射能モニタリングの開始やその後の活動においても、各対策本部間の情報の共有、連携を迅速に行うことが重要である。

なお、原災法では、原子力緊急事態の判断基準を示しており、その要点は以下のとおりである。

- (1) 原子力事業所の境界付近において、空間放射線量率が 1 地点で 10 分以上 500  $\mu$ Sv/h 以上又は 2 地点以上で同時に 500  $\mu$ Sv/h 以上。
- (2) 排気筒等の通常放出部分で、拡散した後の放射能水準が、原子力事業所の境界付近において、放射性物質により事業所の境界付近において、500  $\mu$ Sv/h 以上に相当するような放出等。
- (3) 臨界事故の発生
- (4) その他、施設ごとに定められた異常事象。等

### 解説 2 食品の放射能測定・分析が可能な主な試験研究機関

食品の放射能測定・分析が可能な主な試験研究機関として、厚生労働省関連等では国立医薬品食品衛生研究所、成田空港、東京、横浜、大阪及び神戸の各検疫所がある。また、自治体においては、環境放射能水準調査(文部科学省委託事業)を実施している都道府県衛生研究所等が測定可能な機関である。放射線測定機器を備えた主な機関一覧を P.21 に示した。

これらの機関の大部分は放射性ヨウ素及び放射性セシウム測定のためのガンマ線スペクトロメトリは可能であるが、ウランやプルトニウム等の線放出核種測定のための線スペクトロメータや ICP-MS 等の機器を所有する機関に限られる等機器・設備の設置状況をあらかじめ確認し、緊急時の測定に対応可能な体制を整えることが肝要である。

なお、厚生労働省の5検疫所では通常、輸入時の検査のみを扱っている。

### 解説3 EPZ (Emergency Planning Zone) の目安

防災指針に示されているEPZの目安を、以下に抜粋して示す。実効的にはEPZ内で放射線量の影響の大きい地点から重点的に試料を採取することが有益である。

施設の種類	EPZのめやす距離(半径)
原子力発電所等の原子炉施設	約8~10km
核燃料再処理施設	約5km
試験研究の用に供する原子炉施設(50MW以下)	約50m~約1500mほか
加工施設及び臨界量以上の核燃料物質を使用する施設	約500m及び約50m
廃棄施設	約50m

(参照:「原子力施設等の防災対策について」)

### 解説4 サーベイメータの特徴

サーベイメータは検出器により感度、測定範囲、エネルギー特性等が異なるので、使用目的や測定しようとする放射性核種、放射線強度に応じた測定器を選ぶことが必要である。

測定器の種類別には、

- 1 離箱式サーベイメータは測定下限が低く、飲食物摂取制限に関する指標」で示される放射性ヨウ素、放射性セシウムの濃度の測定は不可能である。
- 2 GM計数管式サーベイメータはガンマ線に対する感度が低いので、飲食物摂取制限に関する指標に相当する濃度の試料を選別することは困難である。
- 3 NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータはガンマ線に対する感度は高いが、エネルギー依存性は電離箱式、GM計数管式に比べて劣る。現在、国内で市販されている大部分のタイプは低エネルギーのガンマ線に対する感度を落としている(エネルギー補償型)ことから、放射性ヨウ素に対する感度は計数率表示型に比べて数倍劣ることに留意する。

緊急時には、NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータによる測定が行われる。

なお、近年、飲食物摂取制限に関する指標レベルの放射能をスクリーニングし得る、計数型NaIシンチレーションサーベイメータを用いた現場での簡易測定法が、開発されている(科学技術庁の委託研究成果「緊急時における放射性ヨウ素測定法(改訂版)」(平成11年度)を参考)。

### 解説5 被評価対象者

防災指針では、乳児、幼児及び成人の3年齢階級(区分)を対象としている。したがって、幼児と成人の間の階級、すなわち、ICRP-56報告等において代表年齢が10歳及び15歳である年齢階級「7-12歳」及び「12-17歳」(我が国の対象人口はそれぞれ1000万人以上)の区分は対象にされていない。これら階級の線量係数は乳児、幼児及び成人に関する値とはそれぞれ異なること、生理学的にも大きく異なり、食品の摂取量も異なること、ICRP-56報告等では、各年齢階級の線量係数につき代表年齢を使用して網羅的に提示していること、被評価対象の年齢階級区分を3から5に増加させても、評価に特に煩雑さを与えることにはならないこと、等の理由から、本マニュアルではこれらの階級も評価対象とした。なお、本モニタリングではICRP報告の「7-12歳」及び「12-17歳」に相当する年齢階級をそれぞれ「少年(10歳)」及び「青年(15歳)」とした。

### 解説6 対象食品(群)

本マニュアルでは、緊急時モニタリング指針より詳細な食品の品目及び群のモニタリングを目指した。その食品(群)は「国民栄養調査結果」における分類を基本としたが、測定の対象となる食品(群)は事故後の経過時間によって異なる。第1段階モニタリングでは、放射性物質による農畜水産食品(素材)の表面が汚染され易いことを考慮して、食品は野菜、果物、乳類、穀類、魚介類・海藻類及びその他の6食品(群)を対象とした。一方、第2段階モニタリングでは全般

的な放射能濃度の把握のため、これらを含む12食品(群)を対象とした。

#### 解説7 食品の摂取期間 $t_m$

摂取期間は、農畜水産食品の生育、生産、収穫、漁獲等にかかる期間及びその後の冷蔵、冷凍、加工処理等にかかる期間に影響される。これらの期間は、食品の種類及びその保存方法により大きく異なる。本マニュアルでは防災指針と同様、基本的には摂取期間を1年とする。しかし、生鮮食品等では、冷凍保存や加工処理を行わないまま摂取する機会も少なくないので、被ばく線量が過大評価にならないように、1年より短い適切な摂取期間を設定することが必要になる。

#### 解説8 食品の一日あたりの摂取量 $M_m$

摂取量  $M_m$  は被評価対象者の年齢階級ごとに異なるが、主として国民栄養調査結果に基づいた。しかし、乳児については、防災指針と同様、食品ごとに幼児の1/2とした。ただし、乳については600gを用いた。次に、幼児については、防災指針の場合、成人の1/2の摂取量を用いているが、本マニュアルでは国民栄養調査結果における「1～6歳」の年齢階級の値を使用した。このため、摂取量は成人の摂取量の1/2よりもそれぞれ多い。また、「少年(10歳)」及び「青年(15歳)」に対しては、国民栄養調査結果の「7～14歳」及び「15～19歳」の各値を適用した。さらに、成人については「20～29歳」以上の各年齢階級の摂取量を調査人数で加重した平均値を用いた。いずれにしても、表示した摂取量は平均値であり、時間の経過、男女、生計、地域等により異なるので、この違いにも留意する。

別表1 第1段階モニタリングの主な対象食品.

食 品 群		品 目	
大 分 類	小 分 類		
穀 類	米 類		
	その他の穀類		
果 実 類		柑 橘 類	
		り ん ご	
		そ の 他	
野 菜	葉 菜	ほうれん草	
		キャベツ	
		はくさい	
		葉菜つけもの	
	果 花 菜	きゅうり	
		ト マ ト	
		ピーマン	
		その他の野菜	
	海 草 類		
	魚 介 類		
生 魚			
魚介(生干し、乾物)			
その他の加工品			
乳 類		牛 乳	
		その他の乳製品	
(その他)	い も 類		
	豆 類		
	きのこ類		
	肉 類		
	卵 類		
	種 実 類		
	砂 糖 類		
	菓 子 類		
	油 脂 類		
	調味嗜好飲料		
	その他の食品		

(出典：平成12年度厚生科学特別研究「原子力施設の事故等緊急時における食品中の放射能の測定と安全性評価に関する研究」)

別表2 第2段階モニタリングの主な対象食品.

食 品 群		品 目
大 分 類	小 分 類	
穀 類	米 類	米
		米加工品
	小 麦 類	パン、菓子パン
		なまめん、ゆでめん その他の小麦類
	その他の穀類	
い も 類	さつまいも	
	じゃがいも	
	その他のいも	
	いも類加工品	
豆 類	大豆・大豆製品	味噌
		豆腐
		豆腐加工品
		大豆、その他の大豆製品
	その他の豆類、加工品	
果 実 類	柑橘類	
	りんご	
	その他の果実	
	果汁	
野 菜 類	葉 菜	ほうれん草
		キャベツ
		はくさい
		葉菜つけもの
	果 花 菜	きゅうり
		トマト
		ピーマン
	根 菜	大 根
		にんじん
		たまねぎ
その他の野菜（葉菜、果花菜、根菜含む）		
きのこ類		
海草類		
魚介類		
生 魚		

	さけ、ます、
	まぐろ類
	たい、けれい類
	あじ、いわし類
	その他の生魚
いか、たこ、かに	
貝類	
魚介（生干し、乾物）	
その他の加工品	
肉類	牛肉
	豚肉
	鶏肉
	その他の肉類
卵類	
乳類	牛乳
	チーズ
	その他の乳製品
その他	種実類
	砂糖類
	菓子類
	油脂類
	調味嗜好飲料
	その他の食品

（出典：平成12年度厚生科学特別研究「原子力施設の事故等緊急時における食品中の放射能の測定と安全性評価に関する研究」）

別表3 飲食物摂取制限に関する指標

対象	放射性ヨウ素（混合核種の代表： $^{131}\text{I}$ ）
飲料水	$3 \times 10^2$ Bq/kg 以上
牛乳・乳製品	
野菜類 （根菜、芋類を除く）	$2 \times 10^3$ Bq/kg 以上

対象	放射性セシウム
飲料水	$2 \times 10^2$ Bq/kg 以上
牛乳・乳製品	
野菜類	$5 \times 10^2$ Bq/kg 以上
穀類	
肉・卵・魚・その他	

対象	プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種 （ $^{238}\text{Pu}$ 、 $^{239}\text{Pu}$ 、 $^{240}\text{Pu}$ 、 $^{242}\text{Pu}$ 、 $^{241}\text{Am}$ 、 $^{242}\text{Cm}$ 、 $^{243}\text{Cm}$ 、 $^{244}\text{Cm}$ の放射能濃度の合計）
飲料水	1 Bq/kg 以上
牛乳・乳製品	
野菜類	$1 \times 10^1$ Bq/kg 以上
穀類	
肉・卵・魚・その他	

対象	ウラン
飲料水	$2 \times 10^1$ Bq/kg 以上
牛乳・乳製品	
野菜類	$1 \times 10^2$ Bq/kg 以上
穀類	
肉・卵・魚・その他	

（出典：「原子力施設等の防災対策について」）

別表4 経口摂取による実効線量及び甲状腺等価線量への換算係数  
(線量係数)(mSv/Bq).

線 量 係 数					
核 種	乳 児	幼 児	少 年	青 年	成 人
Sr-89	$3.6 \times 10^{-5}$	$8.9 \times 10^{-6}$	$5.8 \times 10^{-6}$	$4.0 \times 10^{-6}$	$2.6 \times 10^{-6}$
Sr-90	$2.3 \times 10^{-4}$	$4.7 \times 10^{-5}$	$6.0 \times 10^{-5}$	$8.0 \times 10^{-5}$	$2.8 \times 10^{-5}$
I-131	$1.4 \times 10^{-4}$	$7.5 \times 10^{-5}$	$(3.8 \times 10^{-5})$	$(2.5 \times 10^{-5})$	$1.6 \times 10^{-5}$
I-133	$3.8 \times 10^{-5}$	$1.7 \times 10^{-5}$	$(7.2 \times 10^{-6})$	$(4.9 \times 10^{-6})$	$3.1 \times 10^{-6}$
Cs-134	$2.6 \times 10^{-5}$	$1.3 \times 10^{-5}$	$1.4 \times 10^{-5}$	$1.9 \times 10^{-5}$	$1.9 \times 10^{-5}$
Cs-137	$2.1 \times 10^{-5}$	$9.7 \times 10^{-6}$	$1.0 \times 10^{-5}$	$1.3 \times 10^{-5}$	$1.3 \times 10^{-4}$
U-234	$3.7 \times 10^{-4}$	$8.8 \times 10^{-5}$	$7.4 \times 10^{-5}$	$7.4 \times 10^{-5}$	$4.9 \times 10^{-5}$
U-235	$3.5 \times 10^{-4}$	$8.5 \times 10^{-5}$	$7.1 \times 10^{-5}$	$7.0 \times 10^{-5}$	$4.7 \times 10^{-5}$
U-238	$3.4 \times 10^{-4}$	$8.0 \times 10^{-5}$	$6.8 \times 10^{-5}$	$6.7 \times 10^{-5}$	$4.5 \times 10^{-5}$
Pu-238	$4.0 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-4}$	$2.4 \times 10^{-4}$	$2.2 \times 10^{-4}$	$2.3 \times 10^{-4}$
Pu-239	$4.2 \times 10^{-3}$	$3.3 \times 10^{-4}$	$2.7 \times 10^{-4}$	$2.4 \times 10^{-4}$	$2.5 \times 10^{-4}$
Pu-240	$4.2 \times 10^{-3}$	$3.3 \times 10^{-4}$	$2.7 \times 10^{-4}$	$2.4 \times 10^{-4}$	$2.5 \times 10^{-4}$
Pu-241	$5.6 \times 10^{-5}$	$5.5 \times 10^{-6}$	$5.1 \times 10^{-6}$	$4.8 \times 10^{-6}$	$4.8 \times 10^{-6}$
Pu-242	$4.0 \times 10^{-3}$	$3.2 \times 10^{-4}$	$2.6 \times 10^{-4}$	$2.3 \times 10^{-4}$	$2.4 \times 10^{-4}$
等 価 線 量 ( 甲 状 腺 )					
核 種	乳 児	幼 児	少 年	青 年	成 人
I-131	$2.8 \times 10^{-3}$	$1.5 \times 10^{-3}$	$(7.6 \times 10^{-4})$	$(5.0 \times 10^{-4})$	$3.2 \times 10^{-4}$
I-133	$7.3 \times 10^{-4}$	$3.3 \times 10^{-4}$	$(1.4 \times 10^{-4})$	$(9.3 \times 10^{-5})$	$5.9 \times 10^{-5}$

ICRP-56(1989),- 67(1993),-69(1995),- 72(1996)より引用。( )内の数値はICRP-72(1996)及び「環境放射線モニタリングに関する指針」(平成12年8月一部改訂2000)を基に年齢補正を行った試算値。

(出典：平成12年度厚生科学特別研究「原子力施設の事故等緊急時における食品中の放射能の測定と安全性評価に関する研究」)

別表5 第1段階モニタリングに係る食品摂取量

食品群別 大分類	小分類	品目	食品群、品目別摂取量(g/d)					
			全国値	乳児	幼児	少年	青年	成人
総量			1397.1	983.6	945.6	1403.5	1388.3	1442.7
穀類			257.9	76.5	152.9	243.1	279.7	266.4
	米類		164.8	48.9	97.7	155.3	178.7	170.2
	その他の穀類		93.2	27.6	55.3	87.9	101.1	96.3
果実類			115.5	52.5	104.9	108.4	98.5	118.5
		柑橘類	30.2	13.7	27.4	28.3	25.8	31.0
		りんご	26.2	11.9	23.8	24.6	22.3	26.9
		その他	59.0	26.8	53.6	55.4	50.3	60.5
野菜			260.6	67.2	134.3	220.0	236.1	277.5
	葉菜		62.4	16.1	32.2	52.7	56.5	66.4
		ほうれん草	15.0	3.9	7.7	12.7	13.6	16.0
		キャベツ	20.2	5.2	10.4	17.1	18.3	21.5
		はくさい	21.2	5.5	10.9	17.9	19.2	22.6
		葉菜つけもの	6.0	1.5	3.1	5.1	5.4	6.4
	果花菜		30.3	7.8	15.6	25.6	27.5	32.3
		きゅうり	11.4	2.9	5.9	9.6	10.3	12.1
		トマト	15.0	3.9	7.7	12.7	13.6	16.0
		ピーマン	3.9	1.0	2.0	3.3	3.5	4.2
	その他の野菜		167.9	43.3	86.5	141.7	152.1	178.8
海草類			6.0	1.5	2.9	3.9	4.3	6.7
魚介類			95.9	22.4	44.8	65.7	78.8	115.6
	生魚		60.9	14.2	28.4	41.7	50.0	73.4
	魚介(生干し、乾物)		8.7	2.0	4.1	6.0	7.1	10.5
	その他の加工品		26.4	6.2	12.3	18.1	21.7	31.8
乳類			135.0	600.0	178.4	322.5	161.9	105.9
		牛乳	113.9	600.0	150.5	272.1	136.6	89.3
		その他の乳製品	21.2	0.0	28.0	50.6	25.4	16.6
その他			524.0	163.6	327.2	439.9	529.1	552.1
	いも類		71.5	25.9	51.7	83.0	76.6	71.3
	豆類		72.5	20.8	41.6	62.1	55.4	77.5
	きのこ類		14.0	3.1	6.2	9.9	11.6	15.3
	肉類		77.5	25.8	51.6	88.4	114.1	75.4
	卵類		40.5	14.6	29.2	40.6	51.0	40.6
	種実類		2.1	1.2	2.3	1.0	1.4	2.3
	砂糖類		9.5	3.1	6.2	9.0	7.8	10.0
	菓子類		24.3	19.4	38.8	34.0	32.1	20.9
	油脂類		16.0	5.6	11.1	17.0	19.8	16.0
	調味嗜好飲料		193.1	42.4	84.7	89.0	151.2	217.9
	その他の食品		5.1	1.9	3.8	5.9	8.1	4.9

(出典：平成12年度厚生科学特別研究「原子力施設の事故等緊急時における食品中の放射能の測定と安全性評価に関する研究」)

別表6 第2段階モニタリングに係る食品摂取量

食品群別 大分類	小分類	品目	食品群、品目別摂取量(g/d)					
			全国値	乳児	幼児	少年	青年	成人
総量			1397.1	983.6	945.6	1403.5	1388.3	1442.7
穀類			257.9	76.5	152.9	243.1	279.7	266.4
	米類		164.8	48.9	97.7	155.3	178.7	170.2
		米	161.2	47.8	95.6	151.9	174.8	166.5
		米加工品	3.6	1.1	2.1	3.4	3.9	3.7
	小麦類		90.9	26.9	53.9	85.7	98.6	93.9
		パン、菓子パン	40.9	12.1	24.2	38.6	44.4	42.2
		なまめん、ゆでめん	34.0	10.1	20.2	32.0	36.9	35.1
		その他小麦類	16.0	4.7	9.5	15.1	17.4	16.5
	その他の穀類	2.3	0.7	1.4	2.2	2.5	2.4	
いも類			71.5	25.9	51.7	83.0	76.6	71.3
		さつまいも	10.3	3.7	7.4	12.0	11.0	10.3
		じゃがいも	30.6	11.1	22.1	35.5	32.8	30.5
		その他のいも	15.1	5.5	10.9	17.5	16.2	15.1
		いも類加工品	15.5	5.6	11.2	18.0	16.6	15.5
豆類			72.5	20.8	41.6	62.1	55.4	77.5
	大豆・大豆製品		69.9	20.1	40.1	59.9	53.4	74.7
		味噌	14.1	4.0	8.1	12.1	10.8	15.1
		豆腐	39.4	11.3	22.6	33.7	30.1	42.1
		豆腐加工品	7.5	2.2	4.3	6.4	5.7	8.0
		大豆、その他の大豆製品	8.9	2.6	5.1	7.6	6.8	9.5
	その他の豆類、加工品	2.6	0.7	1.5	2.2	2.0	2.8	
果実類			115.5	52.5	104.9	108.4	98.5	118.5
		柑橘類	30.2	13.7	27.4	28.3	25.8	31.0
		りんご	26.2	11.9	23.8	24.6	22.3	26.9
		その他の果実	47.3	21.5	43.0	44.4	40.3	48.5
		果汁	11.7	5.3	10.6	11.0	10.0	12.0
野菜			260.6	67.2	134.3	220.0	236.1	277.5
	葉菜		62.4	16.1	32.2	52.7	56.5	66.4
		ほうれん草	15.0	3.9	7.7	12.7	13.6	16.0
		キャベツ	20.2	5.2	10.4	17.1	18.3	21.5
		はくさい	21.2	5.5	10.9	17.9	19.2	22.6
		葉菜つけもの	6.0	1.5	3.1	5.1	5.4	6.4
	果花菜		30.3	7.8	15.6	25.6	27.5	32.3
		きゅうり	11.4	2.9	5.9	9.6	10.3	12.1
		トマト	15.0	3.9	7.7	12.7	13.6	16.0
		ピーマン	3.9	1.0	2.0	3.3	3.5	4.2
	根菜		86.1	22.2	44.4	72.7	78.0	91.7
		大根	37.4	9.6	19.3	31.6	33.9	39.8
		にんじん	21.9	5.6	11.3	18.5	19.8	23.3
		たまねぎ	26.8	6.9	13.8	22.6	24.3	28.5
		その他の野菜	81.8	21.1	42.2	69.1	74.1	87.1

きのこ類		14.0	3.1	6.2	9.9	11.6	15.3
海藻類		6.0	1.5	2.9	3.9	4.3	6.7
魚介類		95.9	22.4	44.8	65.7	78.8	115.6
	生魚	42.2	9.9	19.7	28.9	34.7	50.9
	さけ、ます	4.3	1.0	2.0	2.9	3.5	5.2
	まぐろ類	7.3	1.7	3.4	5.0	6.0	8.8
	たい、かれい類	8.3	1.9	3.9	5.7	6.8	10.0
	あじ、いわし類	11.5	2.7	5.4	7.9	9.4	13.9
	その他の生魚	10.8	2.5	5.0	7.4	8.9	13.0
	いか、たこ、かに	13.7	3.2	6.4	9.4	11.3	16.5
	貝類	5.0	1.2	2.3	3.4	4.1	6.0
	魚介（生干し、乾物）	8.7	2.0	4.1	6.0	7.1	10.5
	その他の加工品	26.4	6.2	12.3	18.1	21.7	31.8
肉類		77.5	25.8	51.6	88.4	114.1	75.4
	牛肉	20.8	6.9	13.8	23.7	30.6	20.2
	豚肉	26.0	8.7	17.3	29.7	38.3	25.3
	鶏肉	20.0	6.7	13.3	22.8	29.4	19.5
	その他の肉類	10.7	3.6	7.1	12.2	15.8	10.4
卵類		40.5	14.6	29.2	40.6	51.0	40.6
乳類		135.0	600.0	178.4	322.5	161.9	105.9
	牛乳	113.9	600.0	150.5	272.1	136.6	89.3
	チーズ	2.2	0.0	2.9	5.3	2.6	1.7
	その他の乳製品	19.0	0.0	25.1	45.4	22.8	14.9
その他		250.1	73.5	146.9	155.9	220.4	272.0
	種実類	2.1	1.2	2.3	1.0	1.4	2.3
	砂糖類	9.5	3.1	6.2	9.0	7.8	10.0
	菓子類	24.3	19.4	38.8	34.0	32.1	20.9
	油脂類	16.0	5.6	11.1	17.0	19.8	16.0
	調味嗜好飲料	193.1	42.4	84.7	89.0	151.2	217.9
	その他の食品	5.1	1.9	3.8	5.9	8.1	4.9

（出典：平成12年度厚生科学特別研究「原子力施設の事故等緊急時における食品中の放射能の測定と安全性評価に関する研究」）